



Bedienungsanleitung User Manual

PC Software PCE-MA X



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) can be found by using our product search on: www.pce-instruments.com

Letzte Änderung / last change: 27 August 2021
v1.1



Deutsch

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitsinformationen	1
2	Systemvoraussetzungen	1
3	Unterstützte Geräte	1
4	Funktionen im Überblick	1
5	Installation	2
6	Beschreibung der Oberfläche	2
7	Bedeutung der einzelnen Symbole der Symbolleiste	3
8	Bedienung	5
8.1	Die erste Benutzung der Software.....	5
8.2	Verbindung zur Waage herstellen.....	6
8.3	Verbindung zur Waage trennen.....	7
8.4	Geräte verwalten.....	7
8.5	Messreihe aufzeichnen.....	9
8.6	Liste der Messreihen.....	11
8.7	Numerische Anzeige.....	11
8.8	Statistische Daten.....	12
8.9	Grafische Darstellung.....	13
8.10	Grenzwerte festlegen.....	15
8.11	Löschen von Messreihen.....	16
8.12	Export von Messreihen.....	16
8.13	Laden und Speichern von Messreihen.....	16
9	Verfügbare Daten	17

English Contents

1	Safety notes	18
2	System requirements	18
3	Supported devices	18
4	Functions	18
5	Installation	18
6	Description of the user interface	19
7	Meaning of the individual icons on the toolbar	20
8	Operation	22
8.1	The first use of the software	22
8.2	Connect to the balance	23
8.3	Disconnect from the balance	24
8.4	Manage devices	24
8.5	Record series of measurements	26
8.6	List of measurement series	28
8.7	Numerical display	28
8.8	Statistical data	29
8.9	Graphical representation	29
8.10	Set limit values	31
8.11	Delete series of measurements	32
8.12	Export series of measurements	32
8.13	Loading and saving series of measurements	32
9	Available data	33



1 Sicherheitsinformationen

Machen Sie sich mit der Bedienung des Messgerätes vertraut, bevor Sie es in Verbindung mit der Software verwenden. Nutzen Sie dazu die Bedienungsanleitung, welche Ihrem PCE-Gerät beiliegt. Sämtliche Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung des Messgerätes gelten auch bei seiner Verwendung mit der PC-Software.

Die Benutzung des Gerätes und der Software darf nur durch sorgfältig geschultes Personal erfolgen. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise in den jeweiligen Bedienungsanleitungen entstehen, entbehren jeder Haftung.

Für Druckfehler und inhaltliche Irrtümer in dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung.

Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Anleitung.

2 Systemvoraussetzungen

- Betriebssystem ab Windows 7
- USB-Port (2.0 oder höher)
- Ein installiertes .NET-Framework 4.6
- Eine Mindestauflösung von 1200x600 Pixel
- Optional: ein Drucker
- Prozessor mit 2 GHz
- 4 GB RAM Arbeitsspeicher empfohlen

3 Unterstützte Geräte

- PCE-MA 50X
- PCE-MA 100
- PCE-MA 110
- PCE-MA 200
- PCE-MA 202

Unter Punkt 9 finden sich Hinweise zur korrekten Einrichtung der Datenübertragung und die jeweils verfügbaren Daten.

4 Funktionen im Überblick

Die Software dient der Aufnahme, der Verwaltung und der Auswertung von Messreihen. Es werden dabei sowohl Wägungen als auch Trocknungen unterstützt. Die Messreihen können auf dem PC gespeichert und wieder geladen und im CSV-Format exportiert werden. Die Darstellung der Messpunkte geschieht grafisch im zeitlichen Verlauf und auch tabellarisch.

Die Software unterstützt ebenfalls die Steuerung und Überwachung mehrerer Waagen. Es lassen sich dabei maximal 16 Gerätekonfigurationen anlegen, die jeweils eine Waage darstellen. Dabei kann zu allen dieser Waagen gleichzeitig eine Verbindung hergestellt und eine Messung durchgeführt werden. Je nach Waagentyp ist neben der Verbindung über die COM-Schnittstelle auch eine Verbindung über ein Netzwerk möglich.


Hinweis:

Zur Verwendung der Software ist eine Lizenz notwendig. Diese kann als Zubehör zu einem der unterstützten Geräte in unserem Shop bestellt werden. www.pce-instruments.com

5 Installation

Bitte führen Sie die "Setup PCE-MA X.exe" aus und folgen Sie den Anweisungen des Setups.

6 Beschreibung der Oberfläche

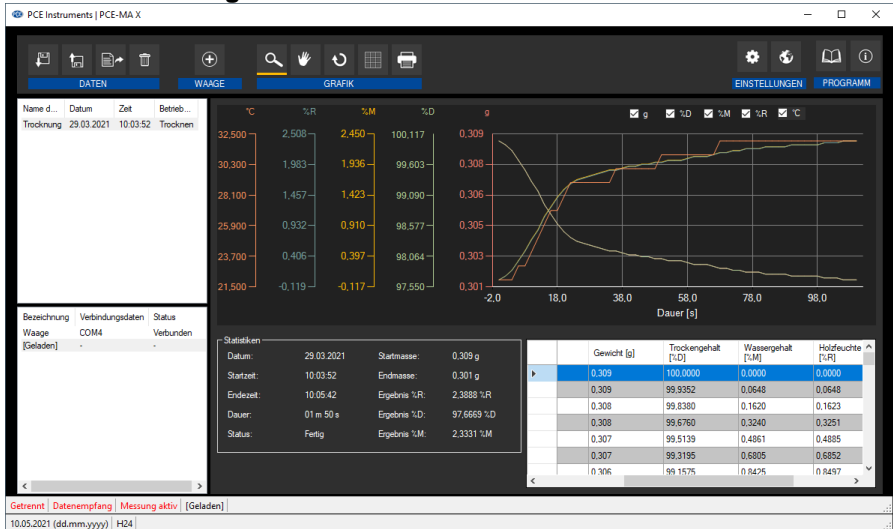

Das Hauptfenster setzt sich aus mehreren Bereichen zusammen:

Unterhalb der Titelleiste befindet sich eine Symbolleiste, deren Symbole funktional gruppiert sind.

Unter dieser Symbolleiste befindet sich im linken Teil des Fensters eine Auflistung von Messreihen (oben) und Waagen (unten).

Der rechte Teil des Fensters gliedert sich in einen oberen und einen unteren Teil.

Während der obere Teil die Messwerte grafisch darstellt, bietet der untere Teil sowohl eine Übersicht von statistischen Daten als auch eine tabellarische Auflistung der Messwerte.







Am unteren Rand des Hauptfensters befinden sich zwei Statusleisten mit wichtigen Informationen.

Die untere der beiden zeigt die statischen Einstellungen des Programms, die über einen Konfigurations-Dialog festgelegt werden können (Datums- und Zeitformat und Export-Trennzeichen).

Die obere Statusleiste zeigt die dynamischen Daten der ausgewählten Waage. Dazu gehören der Verbindungsstatus, Dateneingang, Gerätebezeichnung, Verbindungsdaten, Einstellungen zur Messung sowie andere spezielle Geräteeinstellungen.

7 Bedeutung der einzelnen Symbole der Symbolleiste

Gruppe "Verbindung"	
	Verbindung mit ausgewählter Waage herstellen
	Verbindung mit ausgewählter Waage trennen
Gruppe "Daten"	
	Messreihe erzeugen; Aufnahmemodus starten
	Messreihe abschließen
	Laden von Messwerten aus einer Datei
	Speichern der Messwerte in eine Datei
	Messwerte exportieren (CSV-Format)
	Löschen der gelisteten Messwerte
Gruppe "Waage"	
	Neue Waage hinzufügen
	Ausgewählte Waage konfigurieren
	Ausgewählte Waage entfernen
Gruppe "Steuerung"	
	Aktuellen Messwert unter Berücksichtigung der Speicherbedingungen anfordern und speichern
	Waage nullen
	Waage tarieren
	Grenzwerte einstellen
Gruppe "Grafik"	
	Vergrößerung eines Grafikbereichs ("Zoomen") bzw. Bewegen der vergrößerten Grafik
	Wiederherstellung der originalen Grafik
	Hintergrund und Darstellung der Grafik ändern


	Drucken der aktuell sichtbaren Grafik
	Speichern der aktuell sichtbaren Grafik
Gruppe "Einstellungen"	
	Den Einstellungs-Dialog aufrufen
	Auswahl einer vom Programm unterstützten Sprache
Gruppe "Programm"	
	Einen Informations-Dialog anzeigen
	Das Programm beenden

8 Bedienung

8.1 Die erste Benutzung der Software

Globale Softwareeinstellungen


Über das Symbol  öffnet sich der Einstellungs-Dialog. Hier können Einstellungen vorgenommen werden, welche die Formatierung des Datums und der Zeit betrifft. Auch lässt sich ein Trennzeichen auswählen, welches beim Exportieren einer Messreihe in eine CSV-Datei zur Verwendung kommt. Für die einzelnen Grafiken lassen sich auch eigene Farben bestimmen.

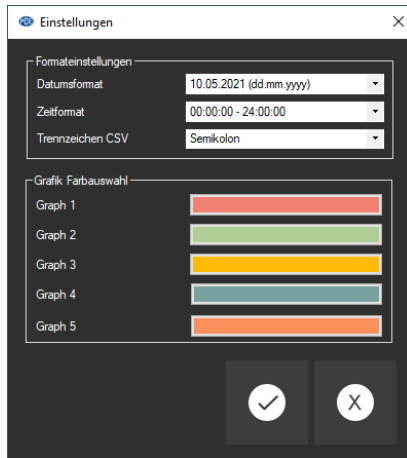

Bevor eine Waage mit der „PCE-MA X“ Software verbunden und genutzt werden kann, muss sie zunächst konfiguriert werden. Es ist wichtig, dass hierfür das richtige Modul für die Waage in der Software ausgewählt wird. Alle Module haben spezifische Namen, welche dem Produktnamen der Waage entsprechen.


Waage hinzufügen

Eine Waage lässt sich mit einem Klick auf das Symbol  hinzufügen.

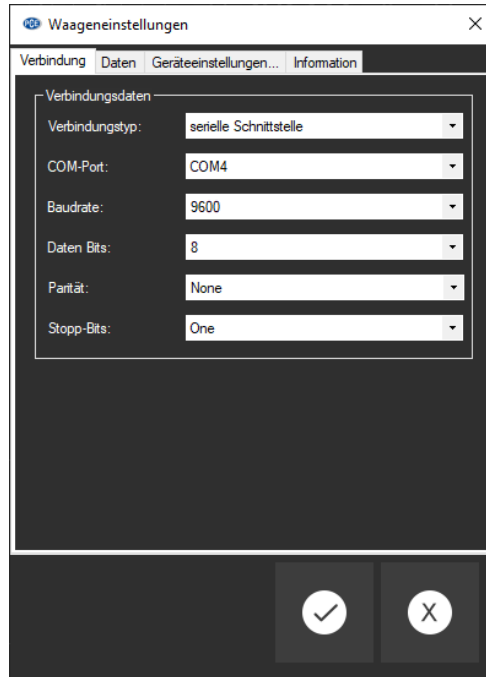


Übertragen Sie die Verbindungsdaten der Waage in das Formular und speichern Sie die Waagen-Konfiguration ab. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die Verbindung zur Waage herzustellen und alle weiteren Einstellungen zur Waage und zur entstehenden Messreihe festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter **Konfiguration** 8.4.3.

8.2 Verbindung zur Waage herstellen

Nachdem mindestens eine Waage konfiguriert und in der Liste der Waagen (siehe Punkt 8.4.1) ausgewählt ist, kann die Verbindung zum Gerät durch Anklicken des entsprechenden Symbols  hergestellt werden.

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte, wird in der Statusleiste für dynamische Daten „Verbunden“ in **grüner** Schriftfarbe angezeigt. Anschließend werden die Geräteeinstellungen geladen und ebenfalls in der Statusleiste in gleicher Schriftfarbe dargestellt.

8.3 Verbindung zur Waage trennen

Um eine aktive Verbindung zur ausgewählten Waage zu trennen, genügt ein Klick auf das  Symbol. Auch ein Beenden der Software trennt die Verbindung zu allen verbundenen Geräten sachgemäß.

Im unverbundenen Zustand der Software wird in der Statusleiste für dynamische Daten „Getrennt“ in **roter** Schriftfarbe dargestellt.

8.4 Geräte verwalten

Die Software erlaubt die Verbindung von bis zu 16 Geräten gleichzeitig. Diese werden auf der linken Seite der Software aufgelistet.

8.4.1 Liste der Waagen


Im unteren linken Bereich des Hauptfensters werden alle Waagen aufgelistet, die zurzeit in der Software vorhanden sind.

Bezeichnung	Verbindungsdaten	Status
Waage (0)	COM4	Getrennt
[Geladen]	-	-


Je nach Auswahl der Waage werden entsprechend die dazugehörigen Messreihen in der Auflistung oberhalb angezeigt.

Wenn Messreihen aus dem Speicher in die Software geladen werden, sind diese ebenfalls einem Platzhalter in der Waagenliste zugeordnet.


8.4.2 Hinzufügen / Entfernen

Über die Schaltfläche  und ein anschließendes Klicken auf die „Übernehmen“ Schaltfläche wird ein weiteres Gerät zu der Liste der Waagen hinzugefügt.

Um die Konfiguration eines Gerätes aus der Software zu entfernen, muss zuerst ein Gerät in der

Liste angewählt werden, um anschließend die Löschung durch Betätigen der Schaltfläche  auszuführen.

8.4.3 Konfiguration

Das  Symbol öffnet das bekannte Konfigurationsfenster des angewählten Feuchtebestimmers. Beachten Sie, dass einige Einstellungen und Informationen erst bei einer bestehenden Verbindung zum Gerät vorhanden sind.

8.4.3.1 Verbindung

Verbindungsdaten: Damit eine korrekte Verbindung zwischen Waage und Software hergestellt werden kann, müssen die Einstellungen der Waage (Baudrate, Datenbits, Stoppbits oder IP-Adresse und Port) identisch mit den Einstellungen in der Software sein. Die Waage muss entweder per USB oder über durch das Netzwerk (WiFi, Ethernet) mit dem PC verbunden sein.

Waage: Damit die Software mit der Waage kommunizieren kann, sollte das korrekte Modul ausgewählt werden, welches jeweils einen Waagentyp darstellt.

8.4.3.2 Daten


Betriebsmodus

Je nach Waagentyp sind die Betriebsmodi „Trocknen“ und „Wiegen“ möglich. Der Modus kann, wenn möglich, über den Reiter „Geräteeinstellungen“ (siehe 8.4.3.3) umgestellt werden.

Methode („Standard“, „Drucker“)

Um alle wichtigen Informationen während oder nach einer Messung abzurufen, kann es sinnvoll sein, die zu verwendende Übertragungsmethode zu ändern, da diese in manchen Fällen andere Möglichkeiten und mehr Informationen bietet.

Es sind je nach Waagentyp zwei verschiedene Methoden der Datenübertragung verfügbar: „Standard“ und „Drucker“. Bei der Auswahl von „Drucker“ werden für einen Drucker bestimmte Daten an die Software umgeleitet und werden interpretiert. Dies kann zu einem Mehraufwand bei der Konfiguration des Feuchtebestimmers führen, da möglicherweise neben der PC-Schnittstelle auch die Druckerschnittstelle des Gerätes eingestellt werden muss.

Die Informationen diesbezüglich sind in der Software durch einen Klick auf das  Symbol abzurufen, welches sich direkt neben der aktuellen Auswahl befindet.

Bei einem Import eines gespeicherten Datensatzes empfiehlt sich meist der Ausdruck über die Methode „Drucker“. Bei einem Anschluss des Gerätes an die Software während einer Livemessung, ist meistens die Methode „Standard“ zu empfehlen.

Unter Punkt 9 finden sich auf die Geräte zugeschnittene Hinweise zur korrekten Einrichtung der Datenübertragung und die jeweils verfügbaren Daten. Für nähere Informationen beachten Sie bitte das Handbuch des jeweiligen Gerätes.

Speicherbedingungen

Bei einer Wägung besteht die Möglichkeit, alle Messpunkte entsprechend der Abtastrate zu speichern oder eine Schwelle anzugeben. Diese bezieht sich ausschließlich auf den „Hauptgewichtswert“. Oberhalb dieses Schwellwerts werden die Messpunkte abgespeichert, ansonsten werden diese verworfen.

Ein Haken bei „Nur stabile Werte“ filtert die instabilen Messwerte heraus.

Hinweis:

Je nach Waagentyp und Datenübertragungsmethode hat die Software keinen Einfluss auf die Speicherbedingungen, sodass diese im Feuchtebestimmer eingestellt werden müssen.



8.4.3.3 Geräteeinstellungen

Wenn der ausgewählte Feuchtebestimmer weitere Geräteeinstellungen unterstützt, werden diese hier aufgelistet. Ein Klick auf die „Übernehmen“-Schaltfläche sendet die Änderungen an das Gerät und schließt das Fenster.

8.4.3.4 Information

Wenn eine Verbindung zwischen der Software und dem Gerät besteht, werden Geräteinformationen wie Seriennummer, Firmware und Gerätetyp aufgelistet.

8.4.4 Steuermöglichkeiten

Die Software lässt das Steuern des Feuchtebestimmers soweit möglich zu. Zum einen finden Sie die wichtigsten Funktionen in der Symbolleiste, gruppiert unter „Steuerung“. Durch einen Klick auf eines der Symbole wird ein Befehl an das Gerät gesendet.

Weitere Funktionen befinden sich in der Konfiguration des jeweiligen Feuchtebestimmers unter dem Reiter „Geräteeinstellungen“ (siehe Punkt 8.4.3.3). Der Umfang der verfügbaren Einstellungen unterscheidet sich je nach Gerätetyp.

Folgende Aktionen sind über die Schaltflächen der Symbolleiste möglich:



Aktuellen Messwert unter Berücksichtigung der Speicherbedingungen anfordern und in der aktiven Messreihe speichern



Waage nullen



Waage tarieren




Grenzwerte einstellen. Diese können auch nachträglich bei einer aufgenommenen Messreihe geändert werden. (siehe Punkt 8.10)

8.5 Messreihe aufzeichnen


8.5.1 Einstellungen zur Messreihe

Die Einstellungen zu einer Messung können durch den Konfigurations-Dialog des Feuchtebestimmers geändert werden. Dazu gehören unter anderem die Übertragungsmethode,

die Abtastrate und die Speicherbedingung. Wählen Sie hierzu das  Symbol an und klicken Sie auf den Reiter „Daten“. (siehe Punkt 8.4.3.2)

8.5.2 Messung durchführen

Überprüfen Sie, ob die Software korrekt mit dem Gerät verbunden ist. Um jetzt eine neue


Messreihe zu erzeugen, starten Sie die Aufzeichnung durch Anklicken des  Symbols. In der Statusleiste wird der Status der Aufnahme angezeigt.

Erst im Anschluss sollten Sie Wägungen oder eine Trocknung an der Waage beginnen. Wenn die Waage dies unterstützt, werden die Datensätze laufend dargestellt und die Ansicht aktualisiert.

Während einer Messung bieten einige Geräte die Möglichkeit, dass die Software Datensätze in einem festgelegten Intervall anfordert. Dies ist die bevorzugte Art der Messung. Ansonsten liegt die Kontrolle für das Senden von Datensätzen bei der Waage:


Datenfluss durch Software steuern:

Bei einer manuell in der Software festgelegten Abtastrate übernimmt auch die Software das Anfordern der Datensätze vom Gerät.

Durch Betätigen der Schaltfläche  kann während einer Messung zusätzlich der Echtzeitwert von der Waage angefordert und zu der aktuellen Messreihe hinzugefügt werden. (nur bei Wägungen möglich, siehe Punkt 8.4.4)

Datenfluss durch Gerät steuern:

Wenn die Option der Abtastrate nicht in der Software verfügbar ist, muss das Senden der Datensätze von der Waage übernommen werden.

- **Drucktaste** 

Über die Drucktaste der Waage lässt sich ein Messpunkt oder eine Messung über die eingerichtete Verbindung an die Software senden. Möglicherweise müssen Sie explizit „Drucker“ als Datenübertragungsmethode auswählen und Einstellungen an der Waage vornehmen. (siehe Punkt 8.4.3.2)
- **Kontinuierliche Datenübertragung**

Aktivieren Sie bei Ihrer Waage die kontinuierliche Datenübertragung, um alle Messpunkte in gegebener Abtastrate zu der aktuellen Messreihe hinzuzufügen.

Gerätestatus:

In der Statusleiste wird der aktuelle Status des Feuchtebestimmers angezeigt, so deutet


„Verbindungsfehler“ auf einen Verbindungsverlust zum Gerät hin.

„Interpretationsfehler“ deutet auf einen Fehler beim Interpretieren der Daten hin. Dies kann an falschen Softwareeinstellungen liegen wie z.B. einer falschen Baudrate oder einer nicht dem Gerät entsprechenden Datenübertragungsmethode. (siehe 8.4.3.2)

Hinweis:

Für weitere Information bezüglich der Einstellungsmöglichkeiten des einzelnen Gerätes nehmen Sie bitte das Datenblatt der jeweiligen Waage zur Hand.

8.5.3 Messung abschließen

Um den Aufnahmemodus zu beenden und die Messreihe abzuschließen, muss die Schaltfläche  betätigt werden.

8.5.4 Signaltöne

Wenn die Waage das Ausgeben einer von der Software definierten Signaltonfolge unterstützt, sorgt diese für die Signalisierung des Messungsstarts sowie des Messungsabschlusses (zwei kurze hintereinander folgende Töne).

8.6 Liste der Messreihen

Im oberen linken Bereich des Hauptfensters werden alle Messreihen zur ausgewählten Waage aufgelistet. Eine Messreihe kann mit einem Klick ausgewählt werden, woraufhin unter anderem die tabellarische Auflistung der Messwerte und die Statistiken entsprechend aktualisiert werden.

Name d...	Datum	Zeit	Betrieb...
Trocknung	29.03.2021	10:03:52	Trocknen

8.7 Numerische Anzeige

Wägung:

	Nr.	Datum	Zeit	Dauer [mm:ss.fff]	Gewicht [mg]	Netto [mg]	Brutto [mg]	Tara [mg]
▶	1	29.03.2021	11:17:00	00:00.000	287,3	0,2873	287,3	0
	2	29.03.2021	11:17:02	00:02.000	287,4	0,2874	287,4	0
	3	29.03.2021	11:17:03	00:03.000	287,3	0,2873	287,3	0
	4	29.03.2021	11:17:09	00:09.000	779,1	0,7791	779,1	0
	5	29.03.2021	11:17:10	00:10.000	2347,7	2,3477	2347,7	0
	6	29.03.2021	11:17:11	00:11.000	1916,4	1,9164	1916,4	0
	7	29.03.2021	11:17:12	00:12.000	3586,9	3,5869	3586,9	0

Trocknung:

	Nr.	Zeit	Dauer [mm:ss.fff]	Gewicht [g]	Trockengehalt [%D]	Wassergehalt [%M]	Holzfeuchte [%R]	Temperatur [°C]
▶	1	10:03:52	00:00.000	0,309	100,0000	0,0000	0,0000	22
	2	10:03:54	00:02.000	0,309	99,9352	0,0648	0,0648	22
	3	10:03:56	00:04.000	0,308	99,8380	0,1620	0,1623	22
	4	10:03:58	00:06.000	0,308	99,6760	0,3240	0,3251	23
	5	10:04:00	00:08.000	0,307	99,5139	0,4861	0,4885	23
	6	10:04:02	00:10.000	0,307	99,3195	0,6805	0,6852	24
	7	10:04:04	00:12.000	0,306	99,1575	0,8425	0,8497	25

Im unteren Bereich des Hauptfensters werden alle Messwerte einer Messreihe tabellarisch dargestellt. Je nach Betriebsmodus werden unterschiedliche Tabellenspalten einblendet.

Bei einer Überlastung der Waage oder beim Überschreiten der eingestellten Grenzwerte wird die Schrift der betreffenden Zeilen in **rot** dargestellt.

8.8 Statistische Daten

Statistiken			
Datum:	29.03.2021	Minimum:	279,4 mg
Startzeit:	11:17:00	Maximum:	12111 mg
Endezeit:	11:17:25	Durchschnitt:	5978,296 mg
Dauer:	25 s	Standardabweic...	4179,245 mg
Anzahl:	25	Intervall:	—

Bei Wägungen zeigt das Statistik-Fenster den zeitlichen Rahmen sowie geläufige statistische Berechnungen.


Statistiken			
Datum:	29.03.2021	Startmasse:	0,309 g
Startzeit:	10:03:52	Endmasse:	0,301 g
Endezeit:	10:05:42	Ergebnis %R:	2,3888 %R
Dauer:	01 m 50 s	Ergebnis %D:	97,6669 %D
Status:	Fertig	Ergebnis %M:	2,3331 %M

Im Trockenmodus werden Ergebnisse und Berechnungen der aktuell ausgewählten Trocknung angezeigt. Darunter fallen unter anderem die Start- und Endmasse der Probe sowie die Ergebnisse %M (Wassergehalt), %D (Trockengehalt) und %R (Holzfeuchte).

8.9 Grafische Darstellung


Die Grafik zeigt im Wägemodus den Verlauf des Gewichts über die Zeit an. Bei Wägungen werden ebenfalls die Grenzen markiert, falls diese festgelegt wurden.

Im Trockenmodus lassen sich max. fünf Messgrößen gleichzeitig anzeigen: Trockengehalt (%D), Wassergehalt (%M), Holzfeuchte (%R), Gewicht (g) und Temperatur (°C). Die Häkchen am oberen Rand der Grafik blenden die entsprechende Grafik aus oder ein.

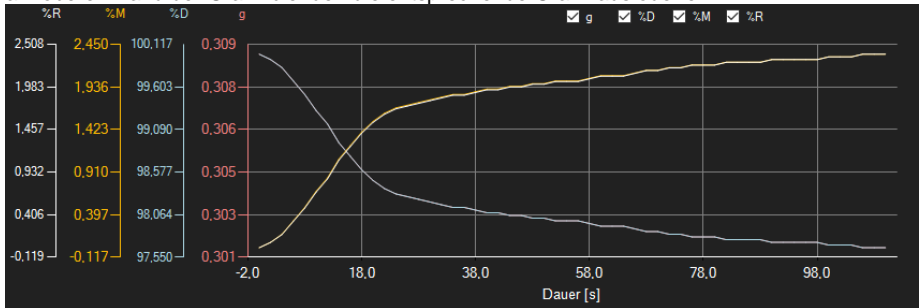

Infofenster


Das Führen des Mauszeigers über einen Punkt oder den Kurvenverlauf sorgt nach kurzer Zeit für das Anzeigen eines kleinen Informationsfensters mit den Daten des aktuellen Messwerts.

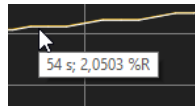


Vergrößerung/Zoomen

Die dargestellte Grafik kann auch in einem frei wählbaren Teilbereich vergrößert dargestellt werden.



Hierzu muss das entsprechende Symbol in der Symbolleiste ("Vergrößerung eines

Grafikbereichs ("Zoomen") bzw. Bewegen der vergrößerten Grafik") eine Lupe  darstellen. Dann kann bei gedrückt gehaltener Maustaste ein Rechteck über einen Bereich der Grafik gezogen werden. Sobald die Maustaste losgelassen wird, erscheint der ausgewählte Bereich als neue Grafik.


Sobald mindestens einmal eine Vergrößerung vorgenommen wird, kann per Klick auf das Symbol ("Vergrößerung eines Grafikbereichs ("Zoomen") bzw. Bewegen der vergrößerten Grafik") mit der Lupe aus dem Vergrößerungs-Modus in den Verschiebe-Modus umgeschaltet werden.

Dieser Modus wird durch das Hand-Symbol  dargestellt.


Wird nun die Maus über den Grafikbereich gebracht und dann die linke Maustaste gedrückt, so kann der abgebildete Teilausschnitt mit gehaltener Maustaste verschoben werden.

Ein erneuter Klick auf das  Symbol wechselt wieder in den Vergrößerungs-Modus, erkennbar durch das  Symbol.

Komplettansicht wiederherstellen

Die originale Grafik kann jederzeit wieder hergestellt werden, indem auf das  Symbol neben der Lupe bzw. Hand geklickt wird.

Hintergrund aktivieren


Über das rechts daneben befindliche Symbol  kann der Hintergrund der Grafik und auch die Darstellung geändert werden. Ein Klick auf das Symbol wirkt hierbei wie ein Umschalter: Ein einfacher Klick stellt den Hintergrund feiner aufgeteilt und die Grafik selbst mit zusätzlich dargestellten Punkten dar. Ein weiterer Klick auf das Symbol wechselt wieder zur Standardansicht.

Grafik drucken

Die aktuell angezeigte Grafik kann auch ausgedruckt werden.


Ein Klick auf das  Symbol öffnet den bekannten Drucken-Dialog.

Grafik speichern


Um die aktuell angezeigte Grafik zu speichern, genügt ein Klick auf das  Symbol. Mögliche Grafikformate sind BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF und WMF.




8.10 Grenzwerte festlegen

Zu jeder Messreihe zu einer Wägung lassen sich ein Grenzmodus und entsprechende Grenzwerte festlegen, welche bei der Speicherung der Messreihe über die Schaltfläche  mitberücksichtigt werden.


Durch die Verwendung von Grenzwerten werden abweichende Messwerte in der Tabelle durch rote, fettgedruckte Schrift und in der Grafik durch rote, waagrecht verlaufende Linien hervorgehoben.

Um die Grenzen festzulegen, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche . Im sich öffnenden Fenster lassen sich nun die Modi und die entsprechenden Grenzwerte definieren. Folgende Modi sind auswählbar:


1. **“Aus“**
Die Grenzwerte der Messreihe sind deaktiviert.
2. **“Obergrenze“**
Es lässt sich eine Obergrenze definieren. Werte oberhalb der “Obergrenze“ liegen außerhalb des gültigen Bereichs.
3. **“Untergrenze“**
Es lässt sich eine Untergrenze definieren. Werte unterhalb der “Untergrenze“ liegen außerhalb des gültigen Bereichs.
4. **“Außerhalb“**
Es lassen sich eine Ober- und eine Untergrenze definieren. Werte außerhalb des eingestellten Bereichs liegen außerhalb des gültigen Bereichs.
5. **“Innerhalb“**
Es lassen sich eine Ober- und eine Untergrenze definieren. Werte innerhalb des eingestellten Bereichs liegen außerhalb des gültigen Bereichs.

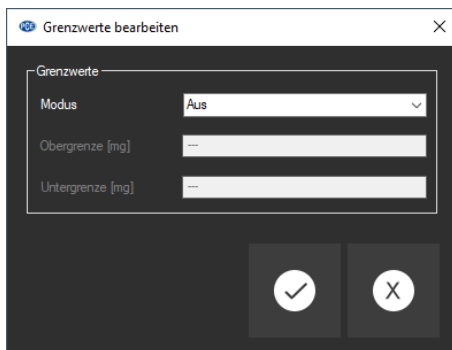

8.11 Löschen von Messreihen

Um eine oder mehrere Messreihen zu löschen, markieren Sie diese in der Liste der Messreihen und klicken Sie auf das  Symbol. Alternativ funktioniert dies auch über die „Entf“-Taste. Falls es neue oder veränderte Messreihen gibt, wird der Anwender aufgefordert, diese zu speichern.


8.12 Export von Messreihen


Über das  Symbol in der Symbolleiste kann der komplette Inhalt einer einzelnen Messreihe im CSV-Format exportiert werden. Bei der Messreihe zu einer Wägung lässt sich auch ein Bereich aus der Tabelle (siehe Punkt 8.7) auswählen und mit dementsprechend angepassten Statistiken exportieren.

Das Trennzeichen kann auf Wunsch mit Hilfe des Einstellungs-Dialogs  verändert werden.

8.13 Laden und Speichern von Messreihen

Zum Speichern einer Messreihe muss diese zunächst in der Liste der Messreihen markiert werden.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche  können Sie nun einen Dateinamen und einen Ablage-Ordner für diese Messreihe bestimmen und dort abspeichern.

Zum Laden einer Messreihe kann zum einen auf die Schaltfläche  geklickt werden, um dann den Ablage-Ordner und den Dateinamen auszuwählen. Alternativ ziehen Sie die Datei per “Drag & Drop“ vom Windows-Explorer auf die Liste der Messreihen in der Software. Geladene Messreihen werden einem Eintrag in der Auflistung der Feuchtebestimmer zugeordnet, welcher als Platzhalter dient.

9 Verfügbare Daten

Feuchtebestimmer	Wägung	Trocknung	Konfiguration
PCE-MA 50X	Methode „Standard“		
	Gewicht	Startmasse Endmasse %M (Datenreihe) %D (Datenreihe) %R (Datenreihe) Gewicht (Datenreihe)	[Einstellungen]-> [Geräte]-> [PC] COM1, USB, Ethernet oder WiFi einrichten
PCE-MA 50X	Methode „Drucker“ [1][2]		
	Gewicht Netto Brutto Tara (Messeinstell.)	Startmasse Endmasse %M (Datenreihe) %D (Datenreihe) %R (Datenreihe) Gewicht (Datenreihe) Temperatur (Datenreihe) (Messeinstell.)	1. Zusätzlich Druckerschnittstelle einrichten: [Einstellungen]-> [Geräte]-> [Drucker] 2. Min. folgende Druckbelegparameter aktivieren: <u>Trocknung:</u> Startdatum, Startzeit, Trocknungsparameter, Anfangsmasse, Trocknungszeit und Ergebnis, Status, Trennzeile, Endmasse, Abschlusszeit, Ergebnis <u>Wägung:</u> Gewicht, Datum, Zeit
PCE-MA 100 PCE-MA 110 PCE-MA 200 PCE-MA 202	Methode „Standard“		
	Gewicht (Messeinstell.)	Startmasse Endmasse %M (Datenreihe) %D (Datenreihe) %R (Datenreihe) Gewicht (Datenreihe) Temperatur (Datenreihe) (Messeinstell.)	Kontinuierliche Datenübertragung einschalten. (MENU gedrückt halten, bis „t“ erscheint)
PCE-MA 100 PCE-MA 110 PCE-MA 200 PCE-MA 202	Methode „Drucker“		
	Gewicht Netto Brutto (Messeinstell.)	Startmasse Endmasse %M %D %R Gewicht (Messeinstell.)	1. Manueller Druck (MENU gedrückt halten, bis „Print“ erscheint) 2. Automatischer Druck (MENU gedrückt halten, bis „AUTO“ erscheint)

[1] Der Verbindungstyp (COM1, USB/ USB PC, Ethernet, WiFi) muss dabei der gleiche sein wie bei der Konfiguration für die Methode "Standard" eingestellt.

[2] Die Methode „Drucker“ ist aktuell bei einer Verbindung zum Gerät über das Netzwerk nicht verfügbar.

1 Safety notes

Acquaint yourself with the operation of the measuring device before using it in combination with the PC software. For this purpose, use the instruction manual which comes with your PCE product. All safety notes from the device's manual have to be observed as well when the device is used with this software.

The device and the software may only be used by qualified personnel. Damage or injuries caused by non-observance of the manuals are excluded from our liability and not covered by our warranty.

We do not assume liability for printing errors or any other mistakes in this manual.

We expressly point to our general warranty terms which can be found in our general terms of business.

If you have any questions, please contact PCE Instruments. The contact details can be found at the end of this manual.

2 System requirements

- Operating system Windows 7 or higher
- USB port (2.0 or higher)
- An installed .NET framework 4.6
- A minimum resolution of 1200x600 pixels
- Optional: a printer
- Processor with 2 GHz
- 4 GB RAM recommended

3 Supported devices

- PCE-MA 50X
- PCE-MA 100
- PCE-MA 110
- PCE-MA 200
- PCE-MA 202

In chapter 9, you can find some information about how to set up the data transfer correctly as well as the data available in each case.

4 Functions

The software is used for recording, organising and evaluating series of measurements. Both weighing and drying are supported. The series of measurements can be saved to and reloaded on the PC and exported in CSV format. The data sets are displayed graphically in chronological order and also in tabular form.

The software also supports the control and monitoring of several scales. A maximum of 16 device configurations can be set up, each representing one balance. A connection can be established to all of these scales at the same time and a measurement can be carried out. Depending on the scale type, a connection via a network is also possible in addition to the connection via the COM interface.


Note:

Please note that licence is required for using the software. The licence can be ordered in our online shop www.pce-instruments.com as an accessory for one of the supported devices.

5 Installation

Please run the "Setup PCE-MA X.exe" and follow the instructions of the setup.

6 Description of the user interface

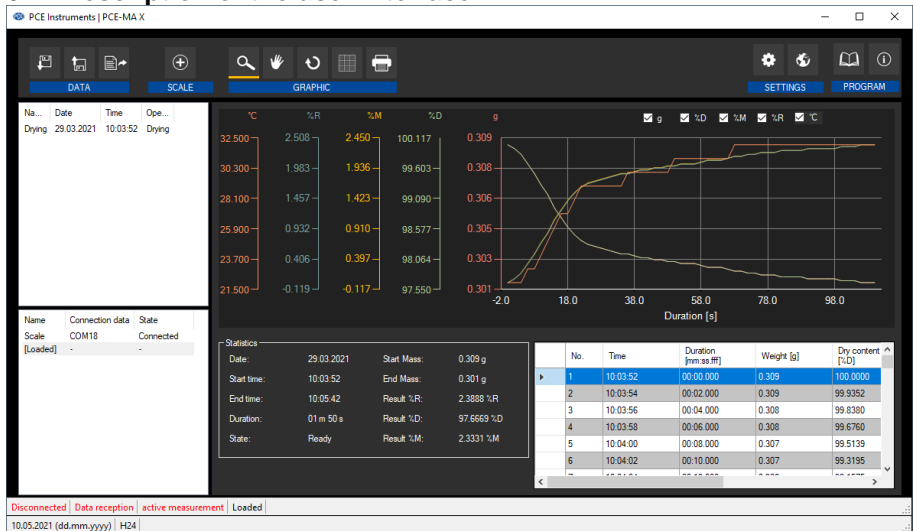

The main window consists of several areas:

Below the title bar, there is a toolbar the icons of which are functionally grouped.

Below this toolbar, there is a list of measurement series (upper part) and scales (lower part) in the left part of the window.

The right part of the window is divided into an upper and a lower part.

The upper part is the area for graphical representation of the measured values.
















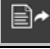


The lower part, on the other hand, provides an overview of statistical data and also a tabular listing of the measured values.





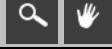

At the bottom of the main window, there are two status bars containing important information.

The lower of the two shows the static settings of the programme which can be set via a settings dialogue (date and time format and delimiter for export).

The upper status bar shows the dynamic settings of the selected balance. These include the connection status, data reception, device name, connection data, measurement settings as well as some other specific device settings.

7 Meaning of the individual icons on the toolbar


Group "Connection"	
	Connect to the selected balance
	Disconnect from the selected balance
Group "Data"	
	Create series of measurements; start recording mode
	Complete series of measurements
	Load readings from a file
	Save the readings to a file
	Export readings (CSV format)
	Delete the listed readings
Group "Balance"	
	Add new balance
	Configure selected balance
	Remove selected balance
Group "Control"	
	Request and save current reading, considering the storage conditions
	Zero balance
	Tare balance
	Set limit values
Group "Graph"	
	Enlarge the graph area ("zooming") or move the enlarged graph
	Restore the original graph
	Change the background and representation of the graph


	Print the currently visible graph
	Save the currently visible graph
Group "Settings"	
	Open settings dialogue
	Select one of the languages supported by the programme
Group "Programme"	
	Display an information dialogue
	Exit the programme

8 Operation

8.1 The first use of the software


Global software settings

Via the icon , you can open the settings dialogue. Here, you can set the date and time format. You can also select a delimiter which is used when a series of measurements is exported into a CSV file. You can also set colours for the individual graphs.

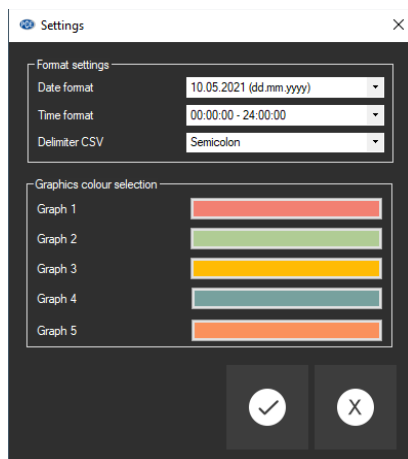

Before a balance can be connected and used with the “PCE-MA X”, it must be configured first. It is important to select the right module for the balance in the software. All modules have specific names which correspond to the product name of the balance.

Add balance


A balance can be added by clicking on the  icon.



Connection data	
Connection type:	serial interface
COM port:	COM4
Baud rate:	9600
Databits:	8
Parity:	None
Stopbits:	One


Enter the connection data of the balance in the form and save the balance configuration. Now you can connect to the balance and make all further settings for the balance and the series of measurements to be created. Further information can be found under **Configuration** 8.4.3.

8.2 Connect to the balance

When at least one balance has been configured and selected in the list of scales (see chapter 8.4.1), the connection to the device can be established by clicking on the  icon.

If the connection could be successfully established, the term "Connected" is displayed in **green** on the status bar for the dynamic data. The device settings will then be loaded and also shown in the status bar in the same colour.

8.3 Disconnect from the balance

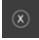By clicking on the  icon, an active connection to the selected balance can be terminated. If you exit the software while the connection is active, the connection to all connected devices will also be terminated.

When the software is not connected, "Disconnected" will be displayed in the status bar for the dynamic data in **red**.

8.4 Manage devices

The software allows the connection of up to 16 devices at the same time. These are listed on the left side of the software.

8.4.1 List of scales


In the left part of the main window, all scales that are currently in the software are listed.


Name	Connection data	State
Scale (0)	COM4	Disconnected
[Loaded]	-	-

Depending on the selected balance, the corresponding series of measurements are shown in the list above.


When series of measurements are loaded into the software from the memory, these are also assigned to a place marker in the list of scales.

8.4.2 Add / remove device

Click on the  button and then click on the "Apply" button to add another device to the list of scales.

To remove the configuration of a device from the software, first select a device in the list and then click on the  button to delete it.

8.4.3 Configuration

The  icon opens the configuration window of the selected moisture balance. Please note that some settings and information are only available when the software has been connected to the device.

8.4.3.1 Connection

Connection data: In order to establish a correct connection between the balance and the software, the settings of the balance (baud rate, data bits, stop bits or IP address and port) must be identical to the settings in the software.

The balance must be connected to the PC either via USB or via the network (WiFi, Ethernet).

Balance: In order for the software to communicate with the balance, the correct module must be selected. A module stands for a certain scale type.



8.4.3.2 Data


Operating mode

Depending on the type of balance, the operating modes "Drying" or "Weighing" are possible. If possible with the balance, the mode can be changed via the tab "Device settings" (see 8.4.3.3).

Method („Standard“, „Printer“)

To be able to call up all important information during or after a measurement, it may make sense to change the transfer method to be used as in some cases, another transfer method offers other possibilities and more information.

Two different methods of data transfer are available depending on the scale type: "Standard" and "Printer". When "Printer" is selected, data intended for a printer are transferred to the software and interpreted. This may require some extra effort when setting up the moisture balance as it is possible that not only the PC interface but also the printer interface of the device must be set.

The information on this can be called up in the software by clicking on the  icon which is located directly next to the current selection.

When a saved data record is imported, it is recommended to print via the "Printer" method. When the device is connected with the software during a live measurement, the "Standard" method is recommendable in most cases.

In chapter 9, you can find some information about how to correctly set up the data transfer with the model you have and the data available in each case. For more information, please read the manual of our device.

Storage conditions

When weighing, it is possible to save all data sets according to the sampling rate or to specify a threshold. This refers exclusively to the "main weight value". Above this threshold, the data sets are saved, otherwise they are discarded.

A tick at "Only stable values" filters out the unstable measured values.

Note:

Depending on the type of balance and method of data transfer, the software has no influence on the storage conditions so that these must be set in the balance.

8.4.3.3 Device settings

When the selected moisture balance supports further device settings, these will be listed here. By clicking on the "Apply" button, you can send the changes to the device and close the window.

8.4.3.4 Information

When the device is connected to the software, device information such as the serial number, firmware and device type will be listed.

8.4.4 Control options

The software allows you to control the moisture analyser as far as possible. You will find the most important functions in the toolbar, grouped under "Control". A click on one of the symbols sends a command to the unit.

Further functions can be found in the configuration of the respective moisture analyser under the tab "Device settings" (see chapter 8.4.3.3). The scope of the available settings differs depending on the type of device.

The following actions are possible via the buttons on the toolbar:



Request current reading, considering the storage conditions and save the reading to the active series of measurements



Zero balance




Tare balance



Set limit values. These can also be changed later for a recorded series of measurements. (see chapter 8.10)


8.5 Record series of measurements

8.5.1 Settings for the series of measurements

The settings for a measurement can be changed via the configuration dialogue of the moisture balance. These include, among others, the transfer method, the sampling rate and the storage condition. To do so, select the  icon and click on the "Data" tab. (see chapter 8.4.3.2)



8.5.2 Make a measurement


Check if the software is correctly connected to the device. To generate a series of measurements now, start recording by clicking on the  icon. In the status bar, the status of the recording is displayed.

Only then you should start weighing or drying with the balance. If the balance supports this, the data records are continuously displayed and the view is updated regularly.

During a measurement, some devices offer the possibility that the software requests data records at a set interval. This is the preferred way of measuring. Otherwise, the transfer of records is controlled via the balance:


Controlling data flow via software:

When the sampling rate has been set manually in the software, the software will request the data records from the device.

By clicking on the  button, you can additionally request the real-time value from the balance and add it to the current series of measurements. (only possible for weighing, see chapter 8.4.4)

Controlling data flow via device:

If the sampling rate option is not available in the software, the data records must be sent by the balance.

- **Print key** 

With the print key on the balance, a data set or a measurement can be sent to the software via the established connection. You may have to explicitly select "Printer" as the method for data transfer and make settings in the balance. (see chapter 8.4.3.2)
- **Continuous data transfer**

Activate continuous data transfer in your balance in order to add all data sets to the current series of measurements at the given sampling rate.

Device status:

The current status of the moisture analyzer is displayed in the status bar, e. g.

"*Connection error*" indicates a loss of connection to the meter.

"*Interpretation error*" indicates an error in interpreting the data. This may be due to incorrect software settings like e. g. an incorrect baud rate or an incorrectly selected data transfer method that does not correspond to the device. (see 8.4.3.2)

Note:

For further information regarding the possible settings for your individual device, please have a look at the data sheet of your balance.

8.5.3 Complete a measurement

To exit recording mode and complete the series of measurements, click on the  button.

8.5.4 Acoustic signals

If the balance supports the output of a signal tone sequence defined by the software, this ensures that the start of the measurement and the end of the measurement are signalled by two short consecutive tones.

8.6 List of measurement series

In the upper left part of the main window, all series of measurements belonging to the selected balance are listed. A series of measurements can be selected by a click. The tabular listing of the readings and the statistics as well as some other information will then be updated accordingly.

Name...	Date	Time	Opera...
Drying	29.03.2021	10:03:52	Drying

8.7 Numerical display

Weighing:

No.	Time	Duration [mm:ss.ff]	Weight [g]	Dry content [%D]	Water content [%M]	Wood moisture [%R]	Temperature [°C]
1	10:03:52	00:00.000	0.309	100.0000	0.0000	0.0000	22
2	10:03:54	00:02.000	0.309	99.9352	0.0648	0.0648	22
3	10:03:56	00:04.000	0.308	99.8380	0.1620	0.1623	22
4	10:03:58	00:06.000	0.308	99.6760	0.3240	0.3251	23
5	10:04:00	00:08.000	0.307	99.5139	0.4861	0.4885	23
6	10:04:02	00:10.000	0.307	99.3195	0.6805	0.6852	24
7	10:04:04	00:12.000	0.306	99.1575	0.8425	0.8497	25
8	10:04:06	00:14.000	0.306	99.0007	1.0000	1.0000	26

Drying:

No.	Date	Time	Duration [mm:ss.ff]	Weight [mg]	Net [mg]	Gross [mg]	Tara [mg]
1	29.03.2021	11:17:00	00:00.000	287.3	0.2873	287.3	0
2	29.03.2021	11:17:02	00:02.000	287.4	0.2874	287.4	0
3	29.03.2021	11:17:03	00:03.000	287.3	0.2873	287.3	0
4	29.03.2021	11:17:09	00:09.000	779.1	0.7791	779.1	0
5	29.03.2021	11:17:10	00:10.000	2347.7	2.3477	2347.7	0
6	29.03.2021	11:17:11	00:11.000	1916.4	1.9164	1916.4	0
7	29.03.2021	11:17:12	00:12.000	3586.9	3.5869	3586.9	0
8	29.03.2021	11:17:13	00:13.000	4717.7	4.7177	4717.7	0

In the lower area of the main window, all measured values of a measurement series are displayed in tabular form. Depending on the operating mode, different tabular columns are displayed.

If the balance is overloaded or if the set limit values are exceeded, the font of the relevant rows is **red**.

8.8 Statistical data

Statistics			
Date:	29.03.2021	Minimum:	279.4 mg
Start time:	11:17:00	Maximum:	12111 mg
End time:	11:17:25	Average:	5978.296 mg
Duration:	25 s	Standard devi...	4179.245 mg
Quantity:	25	Interval:	—

For weighings, the statistics window shows the time frame and some common statistical calculations.


Statistics			
Date:	29.03.2021	Start Mass:	0.309 g
Start time:	10:03:52	End Mass:	0.301 g
End time:	10:05:42	Result %R:	2.3888 %R
Duration:	01 m 50 s	Result %D:	97.6669 %D
State:	Ready	Result %M:	2.3331 %M

In drying mode, results and calculations of the currently selected drying are displayed. These include the start and end mass of the sample and the results %M (water content), %D (dry content) and %R (wood moisture).

8.9 Graphical representation


In weighing mode, the graph shows the course of the weight over time. During weighings, the limits are also marked if they have been set.

In drying mode, a maximum of five measured variables can be displayed simultaneously: dry content (%D), water content (%M), wood moisture (%R) and weight (g) and temperature (°C). The tick marks at the top of the graph can be used to hide or show the corresponding graph.

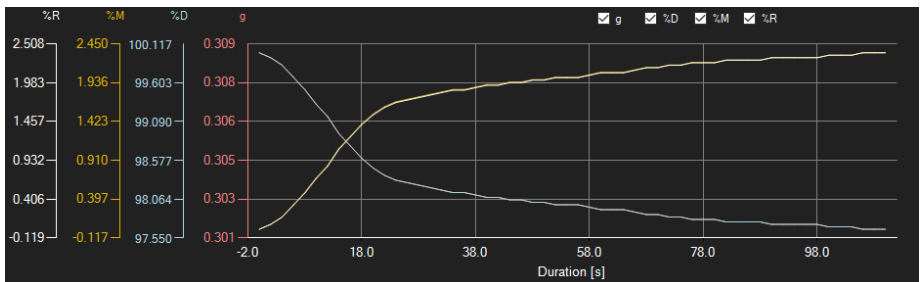


Info window

Moving the mouse cursor over a dot or the curve makes a small information window with the data of the current reading pop up after a short time.

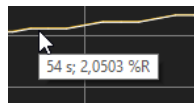

Enlargement/zooming



A freely selectable part of the displayed graph can be enlarged. For this purpose, the corresponding icon in the toolbar ("Enlarge the graph area ("zooming") or move the enlarged graph) must be a magnifying glass .

Then, a rectangle can be drawn over a part of the graph by holding the mouse button down. When the mouse button is released, the selected area appears as a new graph.


As soon as at least one enlargement has been made, it is possible to switch from enlargement mode to shift mode by clicking on the icon ("Enlarge the graph area ("zooming") or move the enlarged graph) with the magnifying glass.

Shift mode is represented by the  icon.


If the mouse is now placed over the graph area and then the left mouse button is pressed, the displayed section can be moved by holding the mouse button down.

Another click on the  icon changes back to enlargement mode, which is recognizable by the  icon.

Restoring complete view


The original graph can be restored at any time by clicking on the  icon next to the magnifying glass or hand.

Activating the background


The background of the graph and its representation can be changed via the  icon to the right. A click on the icon works like a switch: A single click makes the division of the background finer and adds some more dots to the graph. A further click on the icon changes back to standard view.

Printing the graph


The currently displayed graph can also be printed.

A click on the  icon opens the "Print" dialogue.


Saving the graph

To save the currently displayed graph, click on the  icon. The following formats are possible for the graph: BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF and WMF.


8.10 Set limit values

For each series of measurements for a weighing process, a limit mode and the corresponding limit values can be set. These will be considered when the series of measurements is saved via the  icon.


By using limit values, deviating measured values are highlighted in the chart by red, bold letters and in the graph by red horizontal lines.

To set the limits, click on the  icon in the toolbar. You can now define the modes and the corresponding limit values in the window that opens. The following modes can be selected:


1. **“Off”**
The limit values of the series of measurements are deactivated.
2. **“Upper limit”**
An upper limit can be defined. Values above the “upper limit” are outside the valid range.
3. **“Lower limit”**
A lower limit can be defined. Values below the “lower limit” are outside the valid range.
4. **“Beyond”**
An upper and lower limit can be defined. Values outside the set range are outside the valid range.
5. **“Within”**
An upper and lower limit can be defined. Values within the set range are outside the valid range.

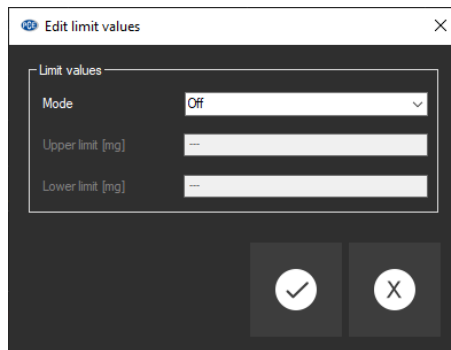

8.11 Delete series of measurements

To delete one or more series of measurements, mark it or them in the list of measurement series and click on the  icon. Alternatively, you can use the “Del” key to do so. If there are new or modified series of measurements, the user will be asked to save these.

8.12 Export series of measurements


Via the  icon in the toolbar, the complete content of an individual series of measurements can be exported in CSV format. When the series of measurements is for a weighing process, you can also select a section from the chart (see chapter 8.7) and export it along with statistics that are adapted accordingly.

The delimiter can be changed as required via the settings dialogue .

8.13 Loading and saving series of measurements

To save a series of measurements, it must first be highlighted in the list of measurement series.

By clicking on the  button, you can now specify a file name and a target folder for this series of measurements and save it to this folder.

To load a series of measurements, you can click on the  button and then select the target folder and a file name or you can “drag & drop” the file from the Windows Explorer to the list of measurement series in the software.

Loaded series of measurements are assigned to an entry in the list of moisture balances which serves as a place marker.

9 Available data

Moisture analyser	Weighing	Drying	Configuration
PCE-MA 50X	Method "Standard"		
	Weight	Start mass End mass %M (data series) %D (data series) %R (data series) Weight (data series)	[Settings]-> [Device]-> [PC] Set up COM1, USB, Ethernet or WiFi
PCE-MA 50X	Method "Printer" [1][2]		
	Weight Net Gross Tare (Meas. settings)	Start mass End mass %M (data series) %D (data series) %R (data series) Weight (data series) Temp. (data series) (Meas. settings)	1. Additionally set up printer interface: [Settings]-> [Devices]-> [Printer] 2. Activate at least the following printout parameters: <u>Drying:</u> Start date, start time, drying parameters, start mass, drying time and result, status, separator line, end mass, end time, result <u>Weighing:</u> Weight, date, time
PCE-MA 100 PCE-MA 110 PCE-MA 200 PCE-MA 202	Method "Standard"		
	Weight (Meas. settings)	Start mass End mass %M (data series) %D (data series) %R (data series) Weight (data series) Temp. (data series) (Meas. settings)	Enable continuous data transfer (Press and hold MENU until "t" is displayed)
PCE-MA 100 PCE-MA 110 PCE-MA 200 PCE-MA 202	Method "Printer"		
	Weight Net Gross (Meas. settings)	Start mass End mass %M %D %R Weight (Meas. settings)	1) Manual printing (Press and hold MENU until "Print" is displayed) 2) Automatic printing (Press and hold MENU until "AUTO" is displayed)

^[1] The connection type (COM1, USB/ USB PC, Ethernet, WiFi) must be the same as in the configuration for the "Standard" method.

^[2] The "Printer" method is currently not available when the software is connected with the meter via the network.

PCE Instruments contact information

Germany

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd
Unit 11 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southampton
Hampshire
United Kingdom, SO31 4RF
Tel: +44 (0) 2380 98703 0
Fax: +44 (0) 2380 98703 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

The Netherlands

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

France

PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 Soultz-Sous-Forets
France
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Italy

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

United States of America

PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com

Spain

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Turkey

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce- cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) can be found by using our product search on: www.pce-instruments.com

Specifications are subject to change without notice.