



Manuale utente

Bilancia della serie PCE-PP



Le istruzioni per l'uso in varie lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, olandese, turco...) possono essere trovate usando la funzione cerca su: www.pce-instruments.com

Ultima modifica: 24. giugno 2022
v1.0



Indice

1	Indicazioni di sicurezza	1
2	Specifiche tecniche.....	2
3	Contenuto della spedizione	2
4	Descrizione del dispositivo.....	3
4.1	Assegnazione dei tasti	4
5	Accensione e spegnimento della bilancia.....	4
6	Tara.....	4
7	Unità di misura	4
8	Funzione conta pezzi	5
9	Valore di misura	5
10	Garanzia	6
11	Smaltimento del dispositivo e delle batterie	6

1 Indicazioni di sicurezza

Leggere attentamente e integralmente il presente manuale di istruzioni. L'uso del dispositivo è consentito solo a personale qualificato. I danni provocati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni ci esimono da qualsiasi responsabilità.

- Questo dispositivo deve essere utilizzato come descritto nel manuale d'istruzioni. In caso contrario si possono creare situazioni di pericolo.
- Utilizzare il dispositivo solo quando le condizioni ambientali (temperatura, umidità ...) si trovano entro i limiti indicati nelle specifiche. Non esporre il dispositivo a temperature elevate, alla luce diretta del sole e all'umidità.
- La struttura del dispositivo può essere aperta solo da personale di PCE Instruments.
- Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate.
- Non effettuare modifiche tecniche al dispositivo.
- Il dispositivo può essere pulito solo con un panno. Non usare prodotti detergenti abrasivi o solventi.
- Utilizzare con il dispositivo solo accessori forniti da PCE Instruments o equivalenti.
- Prima dell'uso, controllare che non vi siano danni visibili alla struttura. In tal caso, non utilizzare lo strumento.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti potenzialmente a rischio di esplosione.
- Non devono essere superati valori limite delle grandezze indicate nelle specifiche.
- Evitare il contatto con la polvere ed evitare forti campi elettromagnetici, spruzzi d'acqua, condensa e gas.
- La mancata osservanza delle presenti indicazioni possono provocare guasti al dispositivo e lesioni all'operatore.

Il presente manuale di istruzione è stato pubblicato da PCE Instruments senza nessun tipo di garanzia.

Per consultare le condizioni generali di garanzia, rimandiamo al capitolo dedicato ai nostri Termini e condizioni.

Per ulteriori informazioni, la preghiamo di rivolgersi a PCE Instruments.




2 Specifiche tecniche

PCE-PP 20	
Range di misura	0 ... 20 kg
Risoluzione	1 g
Precisione	±0,1 % F.S.
PCE-PP 50	
Range di misura	0 ... 50 kg
Risoluzione	1 g
Precisione	±0,1 % F.S.
Altre specifiche	
Unità	kg, g, lb, oz, lb/oz, kg/g
Indicazione fuori portata	"O-Ld"
Indicatore di batteria scarica	"LO"
Spegnimento automatico	Dopo 5 minuti di inattività
Alimentazione	3 x batterie da 1,5 V, tipo AAA
Alimentatore	Input 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz Output 6 V DC, 1 A
Condizioni operative	5 ... 35 °C, <90 % U.R., senza condensa
Dimensioni della piattaforma di pesatura	198 x 180 x 44 mm (aperta)
Dimensioni dello schermo	92 x 68 x 30 mm
Cavo dello schermo	Cavo a spirale Lunghezza 280 mm
Peso	810 g

3 Contenuto della spedizione


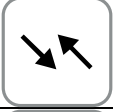
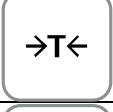

- 1 x Bilancia serie PCE-PP
- 3 x Batterie da 1,5 V, tipo AAA
- 1 x Alimentatore
- 1 x Manuale di istruzioni

4 Descrizione del dispositivo

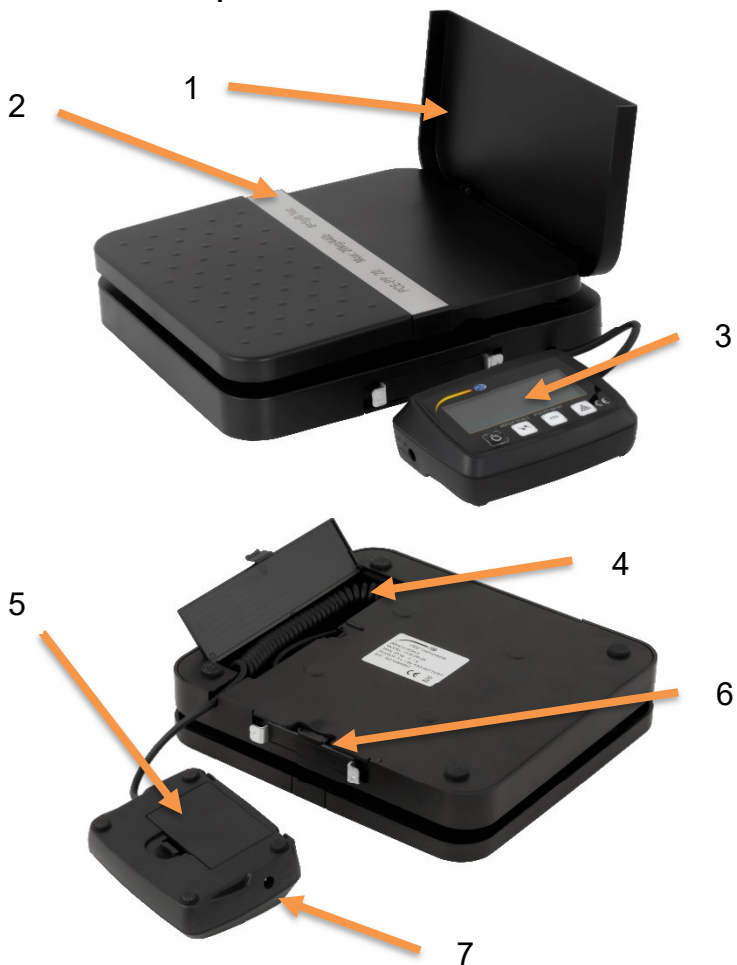

No.	Descrizione
1	Pannello pieghevole
2	Superficie di pesatura
3	Unità di visualizzazione
4	Comparto per cavo a spirale
5	Comparto della batteria
6	Supporto per l'unità di visualizzazione
7	Collegamento alla rete elettrica

4.1 Assegnazione dei tasti

Tasto	Descrizione
	Interruttore di accensione e spegnimento
	Tasto di unità
	Tasto tara
	Tasto per il conteggio dei pezzi

5 Accensione e spegnimento della bilancia

Per accendere la bilancia, premere brevemente una volta il tasto On/Off. La misurazione inizia immediatamente. Per spegnere la bilancia, premere di nuovo il tasto.

Nota: Se non si utilizza la bilancia entro 5 minuti, la bilancia si spegne automaticamente. La bilancia si azzerava quando viene accesa. L'azzeramento non aumenta il range di pesata.

6 Tara

Per tarare il peso applicato, premere e rilasciare il tasto tara.

Nota: La tara non aumenta il range di misura.

7 Unità di misura

Per selezionare l'unità di misura, premere più volte il tasto fino a quando appare l'unità di misura desiderata. Si può scegliere lb / oz, kg / g, g, lb u oz.

8 Funzione conta pezzi

Posizionare prima il peso di riferimento sulla piattaforma di pesatura. Per utilizzare la funzione conta pezzi, tenere premuto il tasto apposito. Con il tasto unità è possibile selezionare quanti pezzi ci sono sulla bilancia. Si può scegliere tra 25, 50, 75 o 100 pezzi. Premere di nuovo il tasto conteggio pezzi per utilizzare questa funzione. Per uscire dalla funzione, premere il tasto unità. È possibile ripetere la misurazione della funzione conta pezzi in qualsiasi momento con lo stesso riferimento premendo e rilasciando una volta lo stesso tasto. Se si desidera salvare un nuovo peso di riferimento, ripetere la procedura.

9 Valore di misura

Stabilizzata la lettura sul display, l'indicatore "Hold" lampeggia sei volte. Non appena "Hold" smette di lampeggiare, la lettura viene trattenuta per altri 6 secondi se il peso varia di oltre 5 g.

Nota: Questa funzione non si può disattivare.



10 Garanzia

Le nostre condizioni di garanzia le può trovare a questo indirizzo:
<https://www.pce-instruments.com/italiano/stampa>.

11 Smaltimento del dispositivo e delle batterie

Informazioni sul regolamento delle batterie usate

Le batterie non devono essere smaltite nei rifiuti domestici: il consumatore finale è legalmente obbligato a restituirle. Le batterie usate possono essere restituite presso qualsiasi punto di raccolta stabilito o presso PCE Italia s.r.l.

Al fine di rispettare il R.A.E.E. (raccolta e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) riciclamo tutti i nostri dispositivi. Questi saranno riciclati da noi o saranno eliminati secondo la legge da una società di riciclaggio.

Può inviarlo a:

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina, 878-B int. 6
55012 Gragnano (LU)
Italia

ATTENZIONE: “Questo strumento non dispone di protezione ATEX, per cui non deve essere usato in ambienti potenzialmente a rischio di esplosione (polvere, gas infiammabili).”

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128



Alle PCE-Produkte sind CE
und RoHs zugelassen.



Contatti PCE Instruments

Germania

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

Regno Unito

PCE Instruments UK Ltd
Units 11 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southampton
Hampshire
United Kingdom, SO31 4RF
Tel: +44 (0) 2380 98703 0
Fax: +44 (0) 2380 98703 9
info@industrial-needs.com
www.pce-instruments.com/english

U.S.A.

PCE Americas Inc.
711 Commerce Way suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Francia

PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 Soultz-Sous-Forets
France
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Italia

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Int. 6
55012 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Turchia

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

Spagna

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Olanda

PCE Brookhuis B.V
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
Fax: +31 53 430 36 46
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch