



Manual de Instruções

PCE-228M | Medidor de pH



O manual está disponível em vários idiomas (deutsch, français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文).

Visite nosso site: www.pce-instruments.com

Última modificação: 10 de Junho de 2016
v1.0

1	Informação de segurança	1
2	Características	2
3	Especificações	3
3.1	Especificações Gerais	3
3.2	Especificações Elétricas	4
4	Descrição do painel frontal	5
5	Medição de pH/mV e processo de calibração	6
5.1	Medição de PH (compensação de temperatura manual)	6
5.2	Medição de pH (ATC Temperatura automática)	6
5.3	Medição mV	6
5.4	Calibrador de pH	7
6	Outras funções	8
6.1	Data Hold	8
6.2	Gravar (leitura Max / Min)	9
6.3	Acender / Apagar a luz traseira do LCD	9
7	Datalogger	9
7.1	Preparação antes da função datalogger	9
7.2	Auto datalogger (ajuste do tempo de amostragem > 1 segundo)	10
7.3	Datalogger Manual (Ajuste do tempo de amostragem = 0 segundos)	10
7.4	Comprovar a informação temporária	10
7.5	Comprovar a informação do tempo de amostragem	11
7.6	Estrutura do cartão de Dados SD	11
8	Guardar os dados do cartão SD no computador	12
9	Configuração avançada	14
9.1	Formatação do cartão de memória SD	14
9.2	Configurar o relógio / calendário (Ano/Mês/Data, Hora/Minuto/Segundo)	14
9.3	Configuração do tempo de amostragem (Hora/Minuto/Segundo)	15
9.4	Desconexão automática	15
9.5	Conectar / Desconectar o som de aviso	15



9.6	Configuração do ponto decimal do cartão SD	15
9.7	Selecionar a unidade de temperatura °C ou °F	16
9.8	Estabelecer o valor da compensação manual de temperatura.....	16
9.9	ESC	16
10	Alimentação com adaptador DC.....	16
11	Mudança de pilhas	16
12	Reinício do sistema	17
13	Interface RS232	17
14	Patente	18
15	Uso e manutenção eletrodo de PH CPC-OSH-12-01	19
16	Garantia.....	22
17	Eliminação	22

1 Informação de segurança

Leia com atenção e por completo este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. O dispositivo deve ser utilizado apenas por pessoal qualificado. Os danos causados por inobservância nas advertências das instruções de uso não estão sujeitos a qualquer responsabilidade.

- Este dispositivo somente deve ser utilizado conforme descrito no presente manual de instruções. Se for usado para outros fins, podem ocorrer situações perigosas.
- Use o dispositivo somente se as condições ambientais (temperatura, umidade, etc.) estiverem dentro dos valores limite indicados nas especificações. Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas, luz solar direta, umidade ambiente extrema ou áreas molhadas.
- Não exponha o dispositivo a choques ou vibrações fortes.
- A caixa do dispositivo só pode ser aberta por pessoal qualificado da PCE Instruments.
- Nunca use o dispositivo com as mãos úmidas ou molhadas.
- Não está permitido realizar modificações técnicas no dispositivo.
- O dispositivo deve ser limpo apenas com um pano úmido. Não usar produtos de limpeza abrasivos ou à base de dissolventes.
- O dispositivo somente deve ser utilizado com acessórios ou peças de reposição equivalentes oferecidas pela PCE Instruments.
- Antes de cada uso, verifique se a caixa do dispositivo apresenta danos visíveis. Se houver algum dano visível, não use o dispositivo.
- O dispositivo não deve ser utilizado em atmosferas explosivas.
- A faixa de medição indicada nas especificações não deve ser excedida em nenhuma circunstância.
- O incumprimento das instruções de segurança pode causar danos ao dispositivo e lesões ao usuário.

Não aceitamos responsabilidades por erros de impressão ou pelo conteúdo deste manual. Referimo-nos expressamente às nossas Condições Gerais de Garantia, que podem ser consultadas em nossos *Termos e Condições Gerais*.

Em caso de dúvida, por favor, entre em contato com a PCE Ibérica S.L. Os detalhes de contato estão no final deste manual.

2 Características

- * pH : 0 a 14.00 pH, mV (ORP) : ± 1999 mV.
- * Na medição de PH pode-se selecionar o ajuste de Temperatura manual ou ATC (Compensação de temperatura automática)
- * Sonda ATC opcional para medições de PH.
- * Pode-se realizar uma calibração automática para PH 7, PH 4 e PH 10 ou outro valor.
- * Datalogger com cartão de memória SD, Relógio e Calendário integrados, o tempo de amostragem ajusta-se de 1 segundo a 8 horas 59 min. 59 seg.
- * Datalogger manual disponível (ajuste do tempo de amostragem a 0), durante a função do datalogger manual, podem-se configurar diferentes posições (localização), (da posição 1 à posição 99).
- * Fácil de usar e inovador, não é necessário computador para configurar o software adicional. Depois de ligar o datalogger, apenas retire o cartão SD do medidor e introduza-a no computador. Descarregar-se-ão todos os valores de medição com a informação do tempo (ano/mês/data/hora/minuto/segundo) diretamente num arquivo Excel para que o usuário possa realizar análises gráficas ou análises de dados posteriormente.
- * Capacidade do cartão SD: 1 GB a 16 GB.
- * LCD com luz de fundo verde de fácil leitura.
- * Pode-se apagar manualmente ou de forma automática.
- * Data hold, gravação da leitura máx. y mín.
- * Circuito de microcomputador, alta precisão.
- * Alimentado por 6 pilhas UM3/AA (1.5 V) ou por adaptador DC 9V.
- * Interface RS232/USB PC COMPUTER.
- * Grande variedade de aplicações: acondicionamento da água, aquários, bebidas, criadouros de peixes, processamento de alimentos, fotografia, laboratório, indústria do papel, indústria de galvanização, controle de qualidade, colégios e escolas.

3 Especificações

3.1 Especificações Gerais

Circuito	Circuito LSI do microprocessador de um chip personalizado	
Tela	Tamanho do LCD: 52 mm x 38 mm LCD com luz de fundo verde (ON/OFF).	
Função de medição	pH ORP (mV)	
Datalogger Tempo de amostragem Configuração da faixa	Auto	De 1 seg. até 8 horas 59 min. 59 seg. @ O tempo de amostragem pode-se ajustar a 1 segundo, ainda que se possam perder dados de memória.
	Manual	Pressione o botão do datalogger uma vez para guardar dados. @ Configure o tempo de amostragem a 0 segundos. @ Modo manual, pode-se selecionar também a posição 1 à 99 (nº de localização)
Cartão de memória	Cartão de memória SD. 1 GB a 16 GB.	
Configurações Avançadas	<ul style="list-style-type: none"> * Formato do cartão de memória SD * Configuração temporária (Ano/Mês/Data, Hora/Minuto/ Segundo) * Ajuste do tempo de amostragem * Configurar o desligamento automático * Configurar o som de aviso * Configuração do ponto decimal do cartão SD * Configurar a unidade de temperatura °C ou °F * Configurar o valor da compensação de temperatura manual 	
Data Hold	Suspender a leitura na tela.	
Memória	Valor máximo e mínimo.	
Tempo de amostragem na tela	Aprox. 1 segundo.	
Saída de dados	RS 232/USB PC computer interface. * Conecte o cabo <i>opcional RS232 UPGB-02</i> ao conector RS232. * Conecte o cabo <i>opcional de USB USB-01</i> ao conector USB.	
Temperatura de uso	0 a 50 °C.	
Umidade de uso	Menos de 85% de umidade relativa	
Alimentação	* 6 pilhas alcalinas ou de alta resistência DC 1.5 V (UM3, AA), ou equivalente.	
	* Adaptador DC 9V. (O adaptador AC/DC é opcional).	


Corrente de alimentação	Operação normal (w/o cartão SD gravando dados e LCD luz de fundo apagada): <i>Aprox. DC 14 mA.</i>
	Quando o cartão SD está gravando dados e a luz de fundo da tela LCD está apagada OFF) : <i>Aprox. DC 37 mA.</i>
	* <i>Se a luz de fundo está acesa, o consumo incrementar-se-á aprox. 12 mA.</i>
Peso	489 g/1.08 LB.
Dimensões	177 x 68 x 45 mm
Acessórios incluídos	* Manual de instruções. * Eléctrodo CPC-OSH-12-01 * Cartão de memória SD * Leitor de cartão * Sensor de temperatura * 6 x pilhas

3.2 Especificações Eléctricas

Eléctrodo de pH	Opcional, Qualquer electrodo de PH com conector BNC.	
Medição	pH	0 até 14 pH
	mV	-1999 mV até 1999 mV
Impedância de entrada	10 ¹² ohm	
Compensação de Temperatura para a medição de PH	Manual	0 até 100°C, ajusta-se pressionando a tecla do painel frontal.
	Automática (ATC)	Com a sonda de temperatura opcional (TP-07) 0 até 65 °C.
Calibração de PH	pH7, pH4, y pH10, calibração de 3 pontos assegure a melhor linearidade e precisão.	

Medição	Faixa	Resolução	Precisão
pH	0 a 14 pH	0.01 pH	± (0.02 pH + 2 d)
mV (ORP)	0 a 1999 mV	1 mV	± (0.5% + 2 d)
* a precisão do PH baseia-se somente na calibração do medidor.			

4 Descrição do painel frontal

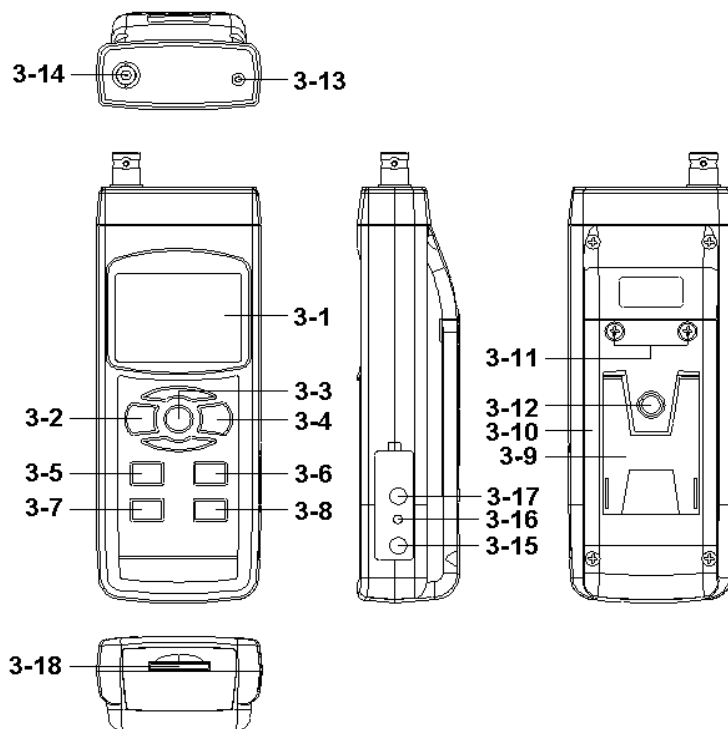

- 3-1 Tela
- 3-2 Tecla de acender (Tecla de luz de fundo)
- 3-3 Tecla Hold (Tecla ESC)
- 3-4 Tecla REC (Tecla Enter)
- 3-5 Tecla ▲
- 3-6 Tecla ▼ (Tecla de função)
- 3-7 Tecla Tempo
- 3-8 Tecla Logger / registrador (Tecla SET, Comprovação da amostragem)
- 3-9 Base
- 3-10 Tampa/Compartimento das pilhas
- 3-11 Parafusos da tampa das pilhas
- 3-12 Parafusos de fixação do tripé
- 3-13 Tomada de temperatura (tomada pH ATC)
- 3-14 Tomada de pH (tomada BNC)
- 3-15 Entrada do adaptador de potência DC 9V
- 3-16 Tecla de reinício
- 3-17 Terminal de saída RS-232
- 3-18 Entrada do cartão SD


5 Medição de pH/mV e processo de calibração

As funções por defeito do medidor são as seguintes:

- * A unidade de tela ajusta-se ao PH
- * A unidade de temperatura ajusta-se a °C.
- * Manual ATC (sem conectar a sonda ATC)
- * Desconexão automática
- * O tempo de amostragem da função do datalogger é de 2 segundos.



Se for a primeira vez que se conecta o eletrodo de PH, deve-se realizar previamente o processo de calibração que se explica no capítulo 4-4, página 9.

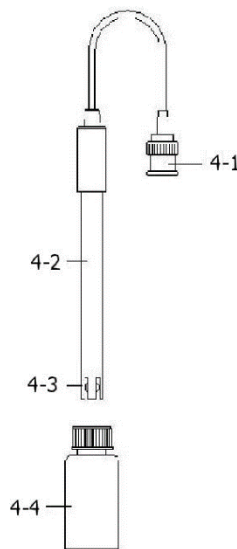

5.1 Medição de PH (compensação de temperatura manual)

- 1) Acenda o medidor pressionando a tecla “acender” uma vez (3-2, Fig. 1).
- 2) Prepare o eletrodo de PH (opcional), instale o “Conector da sonda” (4-1, Fig. 2) na “tomada de PH/BNC” (3-14, Fig. 1).
- 3) Ajuste o valor da temperatura manual exatamente igual à temperatura da solução, o processo descreve-se no capítulo, página 25.
- 4) Segure o “Cabo do Eletrodo” (4-2, Fig. 2) com uma mão e introduza totalmente “a cabeça do sensor” na solução a medir enquanto move suavemente o eletrodo (4-3, Fig. 2).
- 5) A tela principal mostrará o valor de PH enquanto a tela inferior mostrará o valor da temperatura ajustada manualmente

5.2 Medição de pH (ATC Temperatura automática)

- 1) O procedimento é o mesmo do ponto 4-1 medição de PH (compensação manual da Temperatura). Ainda que se deva preparar uma sonda de temperatura (opcional TP-07). Introduza o plugue TP-07's na “tomada da temperatura” (3-13 Fig. 1). Introduza a cabeça do sensor da sonda de temperatura (TP-07) na solução da medição.
- 2) A tela principal mostrará o valor de PH, a tela inferior mostrará a temperatura do sensor da solução a medir (medida pela sonda ATC, TP-07).

Quando já não estiver a usar o Eletrodo, deverá introduzir “a cabeça do eletrodo” (4-3, Fig. 2) no “Frasco de proteção” (4-4 Fig. 2)

5.3 Medição mV

O instrumento tem integrada a função de medição mV (mili volt) que lhe permite realizar uma medição seletiva de íons, uma medição de ORP (potencial de oxidação-redução) bem como outras medições precisas de mV.

- 1) Pressione uma vez a “Tecla Função” (3-6, Fig. 1) e a unidade de tela “PH” mudará a “mV”*. Pressione uma vez a Tecla Função para voltar à função PH.
- 2) Prepare o eletrodo ORP (opcional, ORP-14), ponha o “plugue da sonda” do eletrodo ORP na “tomada de PH/BCN” (3-14, Fig. 1).
- 3) Na tela aparecerá o valor mV.

5.4 Calibrador de pH

Prova de Calibração

O ELETRODO de PH ideal gera de 0 mV a 7.00 de PH (177.4 mV a PH 4) e o medidor calibra – se sempre com os sinais que simulem o ELETRODO de PH ideal (baseado num ambiente de 25 °C).

No entanto, nem todos os eletrodos de PH são tão precisos como o eletrodo ideal, pelo que o processo de calibração é necessário quando se realize a primeira medição.

Além da primeira calibração, recomenda-se que os usuários realizem uma calibração regular para assegurar uma medição mais exata.

Equipamento necessário para a Calibração

- 1) ELETRODO de pH (opcional).
- 2) Soluções de pH (opcional).

Procedimento de calibração

- 1) Prepare o eletrodo de PH (opcional), instale a “tomada/plugue da sonda” (4-1, Fig. 2) na “tomada de PH/BNC” (3-14 , Fig. 1).
- 2) Acenda o medidor pressionando uma vez a “tecla Acender” (3-2, Fig. 1).
- 3) Ajuste o “Valor da compensação de temperatura” para que seja o mesmo que o valor da temperatura da solução de PH.

*** Procedimento de ajuste da compensação de temperatura manual, veja o capítulo 8-8, pág. 25.**

*** Compensação automática de temperatura, deve estar conectada à sonda ATC (TP-07 opcional).**

- 4) Segure o “Cabo do Eletrodo” (4-2, Fig. 2) com uma mão e introduza totalmente “a cabeça do sensor” na solução a medir enquanto move suavemente o eletrodo (4-3, Fig. 2). Na tela aparecerá o valor de PH.

*** Se usa a sonda ATC, esta deverá estar imersa na solução.**

- 5) Use simultaneamente dois dedos para pressionar a “Tecla REC” (3-4, Fig 1) e a “Tecla HOLD” (3-3, Fig. 1) até que na tela apareça a mensagem seguinte e depois solte os dois dedos.

PH
CAL



6) Pressione a "Tecla ▲" (3-5, Fig. 1) ou a "Tecla ▼" (3-6, Fig. 1) para selecionar a tela seguinte.

a Para calibração de pH 4.00

4.00
CAL

b Para calibração de pH 7.00

7.00
CAL

c Para calibração de pH 10.00

10.00
CAL

d Apagar os dados de calibração da tela

CLr
CAL

* Após selecionar a tela a, b ou c, ponha a solução correspondente, por exemplo:

A tela b deverá utilizar a solução regular de PH 7.00

A tela a deverá utilizar a solução regular PH 4.00

Pressione a "Tecla Enter" (3-4, Fig. 1) para guardar e finalizar o processo de calibração
Se seleciona a tela d, pressione a "Tecla Enter" (3-4, Fig. 1) para apagar os dados de calibração anteriores.

7) O procedimento completo terá que executar os dois pontos de calibração:

Calibração pH7

Calibração pH4 (ou calibração pH10)

* O procedimento de calibração deverá começar desde a calibração PH7 para continuar com a calibração PH4 (ou PH10).

* Enxugue o eletrodo com água destilada cada vez que realize uma calibração (PH7, PH4 ou PH10).

* Repita os processos de calibração anteriores pelo menos duas vezes.

6 Outras funções

6.1 Data Hold

Durante a medição, pressione uma vez a "Tecla Hold" (3-3, Fig. 1) e na tela LCD aparecerá o símbolo "HOLD".

Pressione a "Tecla Hold" uma vez mais para sair da função data hold.

6.2 Gravar (leitura Max / Min)

1) A função de gravação de dados grava as leituras máximas e mínimas. Pressione uma vez a "Tecla REC" (3-4, Fig.1) para iniciar a função de Gravação de dados e o símbolo "REC." aparecerá na tela.

2) Com o símbolo " REC. " na tela:

a) Pressione uma vez a "Tecla REC" (3-4, Fig. 1), o símbolo " REC. MAX. " com o valor máximo aparecerá na tela.

Quer apagar o valor máximo, pressione uma vez a "Tecla Hold " (3-3, Fig. 1), e na tela somente aparecerá o símbolo " REC. " e a função de memória executar-se-á continuamente.

b) Pressione a "Tecla REC " (3-4, Fig. 1) de novo, o símbolo " REC. MIN. " com o valor mínimo aparecerá na tela.

Se quer apagar o valor mínimo, pressione a "Tecla Hold " (3-3, Fig. 1) e na tela aparecerá somente o símbolo " REC. " e a função de memória executar-se-á continuamente.

c) Para sair da função de gravação de memória, pressione apenas o botão " REC " durante 2 segundos pelo menos. A tela voltará atrás à leitura atual.

6.3 Acender / Apagar a luz traseira do LCD

Após ligar, a luz do fundo do LCD acende-se automaticamente. Durante a medição pressione uma vez a "Tecla Backlight" (3- 2, Fig. 1) para apagar a luz de fundo.

Pressione uma vez mais a "Tecla Backlight" para acender a luz de fundo de Novo.

7 Datalogger

7.1 Preparação antes da função datalogger

a. Insira o cartão SD

Prepare um cartão de memória SD (de 1 GB até 16 GB), insira o cartão SD na entrada do cartão (3-18, Fig. 1). A parte dianteira do cartão SD deverá estar virada para a tampa inferior.

b. Formatação do cartão SD

Se o cartão SD se usa pela primeira vez com o medidor, recomenda-se realizar primeiro uma "Formatação de cartão SD". Por favor, veja o capítulo 8-1.

c. Ajuste da hora

Se o medidor se usa pela primeira vez, deve-se ajustar o relógio. Veja o capítulo 8-2.

d. Ajuste do formato decimal

A estrutura de dados numérica do cartão SD usa por defeito " . " como decimal, por exemplo "20.6" "1000.53" . Mas em certos continentes (Europa...) usa-se " , " como ponto decimal, por exemplo " 20, 6 " "1000,53". Nesta situação, deve-se mudar primeiro o ponto decimal. Detalhes do ajuste do ponto decimal no cap. 8-6.

7.2 Auto datalogger (ajuste do tempo de amostragem > 1 segundo)

a. Iniciar o datalogger

Pressione uma vez a tecla " REC (3-4, Fig. 1) e na tela LCD aparecerá o texto "REC", depois pressione a "Tecla Logger" (3-8, Fig. 1), e o símbolo " DATALOGGER " piscará enquanto os dados de medição e a informação horária se guardam no circuito da memória.

Nota:

* Como ajustar o tempo de amostragem, veja o capítulo 8-3

* Como ativar o biper sonoro, veja o capítulo 8-5. b.

b. Parar o datalogger

Durante a execução da função de Datalogger, pressionando uma vez a tecla " Logger " (3-8, Fig. 1), parará a função do Datalogger (deixa de guardar os dados de medição no circuito de memória temporariamente). Simultaneamente, o texto "DATALOGGER " deixará de piscar.

Nota : Se pressionar uma vez mais a tecla " Logger " (3-8, Fig. 1) executar-se-á o Datalogger de novo, o texto " DATALOGGER" piscará.

c. Finalizar o Datalogger

Durante a pausa do Datalogger, pressione continuamente a tecla " REC " (3-4, Fig. 1) pelo menos dois segundos, o indicador " REC " desaparecerá e o datalogger finalizará

7.3 Datalogger Manual (Ajuste do tempo de amostragem = 0 segundos)

a. Ajuste do tempo de amostragem a 0

Pressione uma vez a tecla " REC (3-4, Fig. 1), na tela aparecerá o texto " REC ", depois pressione uma vez a tecla " Logger "(3-8, Fig. 1), o símbolo REC piscará e o biper soará uma vez ao mesmo tempo que os dados de medição com a informação horária se guardará no circuito de memória. A tela inferior mostrará a Posição (Localização) e ficará também guardada no cartão SD.

Nota:

Durante a execução do datalogger manual, pressione a tecla " ▲ " (3-5, Fig. 1) e o número inferior (nº de posição) piscará. Pode-se usar a tecla " ▲ " (3-5, Fig. 1) ou "▼" (3-6, Fig. 1) para ajustar a posição da medição (1 até 99, por exemplo casa 1 até casa 99) para identificar a localização da medição, a tela inferior mostrará P x (x = 1 a 99).

b. Finalizar o Datalogger

Pressione continuamente a tecla " REC " (3-4, Fig. 1) durante pelo menos 2 segundos, a indicação " REC " desaparecerá e finalizar-se-á o datalogger

7.4 Comprovar a informação temporária

Na tela normal de medição (isto é, sem o datalogger),

1) Pressionando uma vez a tecla " Time " (3-7, Fig. 1), na tela inferior aparecerá: Hora/Minuto/Segundo (h.m.s).

2) Pressionando de novo a tecla " Time " (3-7, Fig. 1), na tela inferior aparecerá: Ano/Mês/Data (aa.mm.dd.).

3) Pressionando uma vez mais a tecla " Time" (3-7, Fig. 1), a tela LCD voltará ao modo normal.

7.5 Comprovar a informação do tempo de amostragem

Durante a medição normal (sem usar o Datalogger), se pressiona uma vez a tecla “Sampling” (3-8, Fig. 1), a tela inferior mostrará o tempo de amostragem.

7.6 Estrutura do cartão de Dados SD

- 1) Quando usado pela primeira vez o cartão SD gera uma rota: PHA01
- 2) A primeira vez que se executa o Datalogger, sob a rota PHA01\, gerar-se-á um novo arquivo com o nome de PHA01001.XLS.
Depois de sair do Datalogger, execute-a de novo, e os dados guardar-se-ão no arquivo PHA01001.XLS até que o número de colunas de dados atinja as 30,000 colunas, depois se gerará um novo arquivo, por exemplo PHA01002.XLS
- 3) Na pasta PHA01\, se o número total de arquivos é superior a 99, gera-se uma nova rota, como PHA02\
- 4) A estrutura da rota do arquivo seria: PHA01\
PHA01001.XLS PHA01002.XLS
PHA01099.XLS PHA02\ PHA02001.XLS
PHAA02002.XLS
PHA02099.XLS PHAXX\

Comentário: XX: O valor máximo é 10

8 Guardar os dados do cartão SD no computador

1) Depois de executar a função de Datalogger, retire o cartão SD da entrada no medidor (3-18, Fig. 1).

2) Introduza o cartão SD na entrada do computador para cartões SD (se seu computador tem esta instalação) ou insira o cartão SD no "adaptador do cartão". Depois conecte o "adaptador do cartão SD" ao computador.


3) Ligue o computador e arranque "EXCEL software".

Descarregue o arquivo de dados (por exemplo, o arquivo chamado: PHA01001.XLS, PHA01002.XLS) do cartão SD para o computador. Os dados guardados aparecerão na tela de EXCEL (por exemplo, como se mostra na seguinte tela de EXCEL), depois o usuário pode usar todos estes dados de EXCEL para realizar uma posterior análise gráfica.


Tela de dados de EXCEL (exemplo 1)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Position	Date	Time	Ch1_Value	Ch1_Unit	Ch2_Value	Ch2_unit
2	1	2009/8/12	13:26:37	7.00	ph	25.0	Degree_C
3	2	2009/8/12	13:26:39	7.01	ph	25.0	Degree_C
4	3	2009/8/12	13:26:41	7.01	ph	25.0	Degree_C
5	4	2009/8/12	13:26:43	7.00	ph	25.0	Degree_C
6	5	2009/8/12	13:26:45	7.00	ph	25.0	Degree_C
7	6	2009/8/12	13:26:47	7.00	ph	25.0	Degree_C
8	7	2009/8/12	13:26:49	7.00	ph	25.0	Degree_C
9	8	2009/8/12	13:26:51	6.99	ph	25.0	Degree_C
10	9	2009/8/12	13:26:53	6.98	ph	25.0	Degree_C
11	10	2009/8/12	13:26:55	6.99	ph	25.0	Degree_C
12	11	2009/8/12	13:26:57	6.99	ph	25.0	Degree_C
13	12	2009/8/12	13:26:59	7.00	ph	25.0	Degree_C

Tela de dados de EXCEL (exemplo 2)

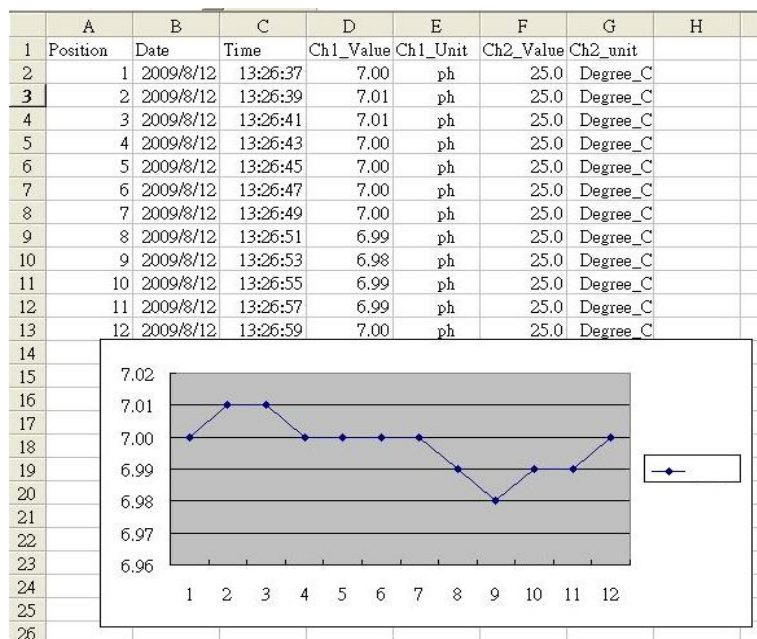

Tela de dados de EXCEL (exemplo 3, gráfico)

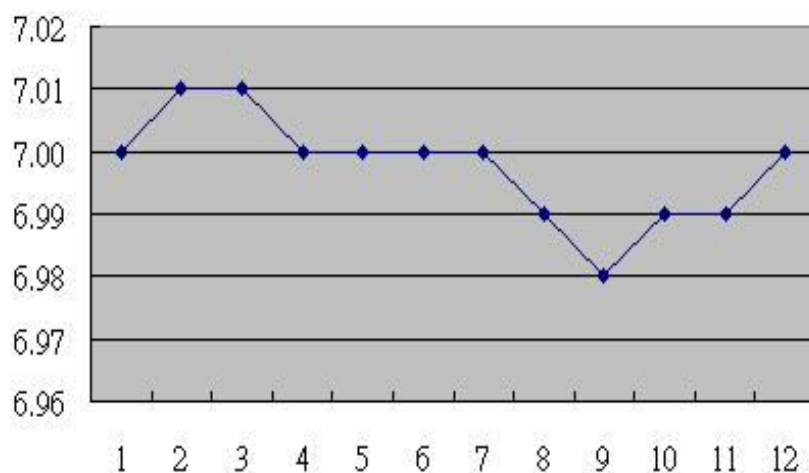

9 Configuração avançada

Sem executar a função de Datalogger, pressione continuamente a tecla " SET " (3-8, Fig. 1) pelo menos durante dois segundos para entrar no modo "Configuração avançada". Depois pressione uma vez a "tecla SET" (3-8, Fig. 1) para selecionar as oito funções principais que aparecerão na tela:

Sd F..... Formato do cartão de memória SD

dAtE.....Ajuste da hora do relógio (Ano/Mês/Data, Hora/Minuto/Segundo)

SP-t..... Configuração do tempo de amostragem (Hora/Minuto/Segundo)

PoFF....Desconexão automática

bEEP....Acender/Apagar o som de aviso dEC..... Estabelecer o ponto decimal

t-CF..... Selecionar a unidade de temperatura °C ou °F

t-Set..... Estabelecer o valor da compensação de temperatura manual do PH, e o PH somente.

ESC..... Sair da configuração avançada

Nota:

Durante a execução da função " Configuração avançada " se pressiona uma vez a tecla " ESC " (3-3, Fig. 1) sairá desta função e voltará à tela normal.

9.1 Formatação do cartão de memória SD

Quando na tela inferior aparece " Sd F"

1) Use a tecla " ▲ " (3-5, Fig. 1) o " ▼ " (3-6, Fig. 1) para selecionar entre " yES " ou " no".

yES – Formatar o cartão de memória SD

no — Não formatar o cartão de memória SD

2) Se seleciona " yES ", pressione uma vez mais a tecla " Enter " (3-4, Fig. 1) e a tela mostrará o texto " yES Ent ". Para confirmar de novo, se está seguro, pressione a tecla " Enter " e se formatará o cartão de memória SD apagando todos os dados que existiam no dito cartão.

9.2 Configurar o relógio / calendário (Ano/Mês/Data, Hora/Minuto/Segundo)

Quando na tela inferior aparece " dAtE "

1) Use a tecla " ▲ " (3-5, Fig. 1) ou " ▼ " (3-6, Fig. 1)

para ajustar o valor (a configuração começa pelo ano). Depois de que o valor desejado se tenha introduzido, pressione a tecla " Enter " (3-4, Fig. 1) para ir ao seguinte valor (por exemplo, se o primeiro valor é o ano depois terá que configurar o Mês, Data, Hora, Minuto e segundo).

Observação:

O valor ajustado piscará.

2) Após configurar todos os valores (Ano, Mês, Data, Hora, Minuto e segundo), pressione a tecla "SET" para guardar. Agora a tela irá à configuração do tempo de amostragem (Capítulo 8-3).

Nota:

Após ajustar os valores horários, o relógio interno mostrará a hora com precisão inclusive se o aparelho se desconecta e se a bateria está suficientemente carregada.

9.3 Configuração do tempo de amostragem (Hora/Minuto/Segundo)

Quando na tela superior aparece " SP-t "

1) Use as teclas " ▲ " (3-5, Fig. 1) ou " ▼ " (3-6, Fig. 1) para ajustar o valor (a configuração começa no valor da hora). Após estabelecer o valor desejado, pressione o botão "Enter" (3-4, Fig. 1) para ajustar o seguinte valor (por exemplo, o primeiro valor seria a hora, depois o Minuto e por último o segundo).

Nota:

O valor ajustado piscará.

2) Após estabelecer todos os valores (Hora, Minuto, Segundo), pressione a tecla "SET" (3-8, Fig. 1) para guardar. A tela irá à tela de configuração de "Desconexão automática" (Capítulo 8-4).

9.4 Desconexão automática

Quando na tela inferior aparece " PoFF "

1) Use a tecla " ▲ " (3-5, Fig. 1) ou " ▼ " (3-6, Fig. 1) para selecionar entre " yES " ou "no ".

yES – Desconexão automática ativada.

no – Desconexão automática desativada.

2) Após selecionar " yES " ou " no ", pressione a tecla "Enter" (3-4, Fig. 1) para guardar.

9.5 Conectar / Desconectar o som de aviso

Quando na tela inferior aparece " bEEP "

1) Use a tecla " ▲ " (3-5, Fig. 1) ou " ▼ " (3-6, Fig. 1) para selecionar entre " yES " ou "no ".

yES – O som de aviso do medidor estará ativado.

no – O som de aviso do medidor estará desativado.

2) Após selecionar " yES " ou " no ", pressione a tecla "Enter" (3-4, Fig. 1) para guardar o dito ajuste.

9.6 Configuração do ponto decimal do cartão SD

A estrutura numérica dos dados do cartão SD usa por defeito o "." como ponto decimal, por exemplo "20.6" "1000.53". No entanto, em alguns países ou continentes (Europa...) usa-se a ",", como ponto decimal como por exemplo " 20,6 " "1000,53". Se isto sucede, deverá mudar primeiro o ponto decimal.

Quando a tela inferior mostra " dEC "

1) Use a tecla " ▲ " (3-5, Fig. 1) ou " ▼ " (3-6, Fig. 1) para selecionar o valor entre "bASIC " ou " Euro ".

bASIC - Usa "." como ponto decimal.

Euro - Usa ",", como ponto decimal.

2) Após selecionar o valor entre " bASIC " ou " Euro ", pressione a tecla " Enter " (3-4, Fig. 1) para guardar a configuração.



9.7 Selecionar a unidade de temperatura °C ou °F

Quando a tela inferior mostra " t-CF "

1) Use a tecla " ▲ " (3-5, Fig. 1) ou " ▼ " (3-6, Fig. 1) para selecionar entre " C " ou " F ".

C – A unidade de temperatura é °C

F – A unidade de temperatura é °F

2) Após selecionar a unidade desejada " C " ou " F ", pressione a tecla " Enter " (3-4, Fig. 1) para guardar a configuração.

9.8 Estabelecer o valor da compensação manual de temperatura

Quando na tela inferior apareça " t-SEt "

1) Esta função é apenas para a medição de PH com o fim de ajustar o valor da compensação de temperatura manual do eletrodo de PH. O valor pré-estabelecido é 25 °C (77 °F).

2) Use a tecla " ▲ " (3-5, Fig. 1) ou " ▼ " (3-6, Fig. 1) para selecionar o valor superior com o valor desejado da compensação de temperatura (°C ou °F), depois pressione a tecla " Enter " (3-4, Fig. 1) para guardar o valor da configuração.

9.9 ESC

Quando na tela aparece " ESC "

Quando na tela aparece " ESC ", pressione a tecla "Enter " (3-4, Fig. 1) para finalizar a configuração avançada e voltar à tela de medição normal.


Nota:

Durante a execução da função da "Configuração Avançada" se pressiona a tecla "ESC" (3-3, Fig. 1) sairá da "Configuração Avançada" e a tela voltará ao modo normal.

10 Alimentação com adaptador DC

O medidor também pode alimentar-se com o adaptador opcional de DC de 9V. Insira a ficha do adaptador na tomada de entrada do Adaptador DC 9V (3-13, Fig. 1). O medidor estará permanentemente ligado quando use o adaptador DC. (A tecla de acender ficará desabilitada).

11 Mudança de pilhas

1) Quando no canto esquerdo da tela LCD apareça " , é necessário mudar as pilhas. No entanto, podem-se realizar algumas horas de medições até que o aparelho se torne impreciso.

2) Solte os "Parafusos da tampa das pilhas" (3-11, Fig. 1) e tire a " Tampa do compartimento das pilhas" (3-10, Fig. 1) depois retire as pilhas do aparelho.

3) Mude as ditas pilhas por 6 pilhas DC 1.5 V (UM3, AA, Alcalinas/alta resistência), e volte a pôr a tampa.

4) Assegure-se de que a tampa do compartimento das pilhas fica bem fixa depois de mudar as pilhas.

12 Reinício do sistema

Se o medidor apresentar algum problema como: "CPU system is hold" (o sistema CPU está bloqueado) (por exemplo, a tecla não funciona...)

Neste caso faça REINICIO do sistema para resolver o problema.

O sistema RESET seguirá o seguinte método:


Mantendo-o aceso, use uma agulha para pressionar o botão "Reset" (3-16, Fig. 1) e reiniciar o sistema.

13 Interface RS232

O instrumento tem uma interface de série RS232 PC através de um terminal de 3.5 mm (3-12 Fig. 1).

A saída de dados é um fluxo de 16 dígitos que se usa para aplicações específicas.

É necessário um cabo RS232 com as seguintes conexões para unir o aparelho com a porta do PC.

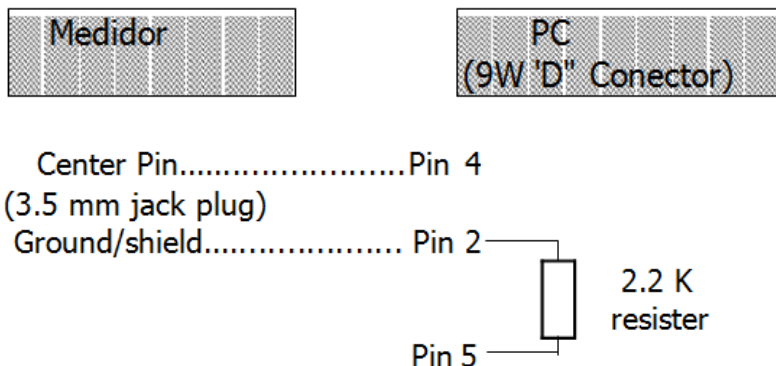

O fluxo de dados de 16 dígitos visualizar-se-á com o seguinte
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0



Cada dígito indica o seguinte estado

D15	Palavra de início		
D14	4		
D13	Quando envie os dados da tela superior = 1 Quando envie os dados da tela inferior = 2		
D12, D11	Anunciador para a tela		
	°C = 01	°F = 02	
D10	Polaridade 0 = Positivo 1 = Negativo		
D9	Ponto decimal (DP), posição da direita à esquerda. 0 = No DP, 1 = 1 DP, 2 = 2 DP, 3 = 3 DP		
D8 a D1	Leitura de tela, D1 = LSD, D8 = MSD, por exemplo: Se a leitura da tela é 1234, D8 a D1 é: 00001234		
D0	Palavra final		

FORMATO RS232: 9600, N, 8, 1

Bauds	9600
Paridade	Sem paridade
Data bit no.	8 Data bits
Stop bit	1 Stop bit

14 Patente

O medidor possui a patente ou está pendente dela nos seguintes países

ALEMANHA	Nr. 20 2008 016 337.4
JAPÃO	3151214
TAIWAN	M 358970 M 359043
CHINA	ZL 2008 2 0189918.5 ZL 2008 2 0189917.0
EUA	Pendente de patente

15 Uso e manutenção eletrodo de PH CPC-OSH-12-01

USO DO ELETRODO

Durante as medições com o eletrodo combinado CPC-OSH-12-01, é importante seguir as seguintes instruções:

- 1 . A membrana de vidro do eletrodo deve estar úmida antes da medição. Se estiver muito seca pode reduzir a sensibilidade e incrementar a instabilidade das leituras.
- 2 . Evite contaminação permanente da membrana e juntas (limpeza).
- 3 . Durante medições entre substâncias diferentes, é necessário enxugar o eletrodo e eliminar o excesso de água sacudindo o eletrodo ou utilizando papel suave que não deixe resíduos.
- 4 . Durante as medições, o eletrodo não deve tocar no fundo nem nas paredes do recipiente que contenha a amostra.
- 5 . Para assegurar uma alta precisão, é necessário calibrar o eletrodo periodicamente usando soluções padrão adequadas.
- 6 . Devem-se utilizar soluções padrão o mais próximo possível aos valores de Ph a medir.
- 7 . Não se deve utilizar o eletrodo em soluções com ácido fluorídrico.
- 8 . Usar o eletrodo em soluções com valores de Ph extremamente altos, em soluções salinas concentradas a altas temperaturas, soluções altamente higroscópicas com proteínas, gorduras ou azeites pode causar medições errôneas
- 9 . Proteja o conector do eletrodo da umidade



Preparação para as medidas

Antes de começar a medir, enxugue o eletrodo com água destilada se o tinha armazenado temporariamente em solução de armazenamento ou substância similar. Se o eletrodo esteve muito tempo sem uso armazenado em seco, seria conveniente submergi-lo umas horas em água destilada para regenerá-lo. Isto faz-se para umedecer a superfície da membrana de vidro e para lavar os íons de potássio absorvidos pela membrana.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O eletrodo combinado de pH PCE-OSH-12-01 é uma célula de medição desenhada para medidas de PH em soluções aquosas, substâncias semissólidas como carne tratada, queijos suaves ou cremosos e substâncias sólidas que contenham água como: carne fresca, frutas, etc. As medidas em algumas substâncias podem causar a contaminação do eletrodo, portanto é necessário guardá-lo limpo.

Entre o eletrodo de vidro que mede e a lâmina de aço inoxidável (recobrimento) fica um pequeno espaço livre no qual a substância medida pode permanecer depois das medidas. É muito importante limpar a fundo o eletrodo (elemento de vidro) e a lâmina de aço. Se não se limpa corretamente, os restos dos produtos medidos corromper-se-ão e podem até provocar a aparição de algumas bactérias perigosas ou mofo. Além disso, os restos de alimentos em contínua fermentação que estejam em contato com os elementos de medição do eletrodo podem obstruí-lo ou contaminá-lo, tornando impossível consertar o eletrodo.

A ação básica que assegura uma vida útil longa e sem problemas do eletrodo é sua limpeza. Portanto, depois de concluir as medidas, desmontar e limpar sempre em separado o eletrodo e a lâmina de aço. Limpe a fundo o eletrodo de vidro e a lâmina com o uso de água quente se necessário. Se as substâncias são gordurosas adicione sabão lava-louça para eliminar a gordura. Às vezes é necessário lavar a parte interna da lâmina usando uma escova especial para garrafas. A lâmina pode ser lavada usando a esponja ou esfregão usado para lavar os pratos.

O eletrodo de vidro não deve ser deixado submerso na água. Se for necessário, a lâmina de aço pode ser deixada em remolho durante algum tempo para limpá-la mais facilmente.

Caso a utilização da água com o detergente não seja suficiente, o eletrodo de vidro pode ser limpo com o uso de álcool – verta uma pequena quantidade de álcool num pano suave que não deixe resíduo na superfície do eletrodo, sobretudo da membrana e arredores e união, e esfregue o eletrodo com o pano. A união (diafragma) é visível como um ponto cinza na parte inferior do eletrodo.

Se depois de limpar o eletrodo como se descreveu, a medida não é estável (a leitura muda continuamente), pode tentar, com o uso de uma lima de unhas plana, esfregar suavemente a união (ponto cinza). Se isto não ajuda, a união está obstruída com as substâncias medidas e limpá-la não será possível, então o eletrodo tem que ser substituído.

Se estiver realizando medidas em várias substâncias, limpe o eletrodo sempre entre medida e medida nas diferentes amostras. Isto é necessário não só para prolongar a vida de eletrodo senão também para obter resultados corretos e não contaminar as amostras.

Se as pausas entre as medidas são curtas (por exemplo, medições diárias) o eletrodo deve ser armazenado (só o elemento de cristal) submerso em solução específica de manutenção de KCl saturada (consulte PCE IBERICA). Se não se dispõe de solução de armazenamento, pode utilizar o mesmo líquido de calibração Ph4, costumam ser soluções de KCl em concentração similar à das soluções de armazenamento. Deve ser submerso pelo menos até que o diafragma (união) fique submerso na solução KCl. Para armazenamentos prolongados, mantenha o eletrodo seco e devidamente protegido no envoltório original.

Para prolongar a vida do eletrodo no eletrólito há algumas partículas de prata, visíveis como depósitos de pó ou limadura metálica. As partículas estão aí propositadamente, sua presença é apropriada. Pode suceder que o eletrólito dentro do eletrodo mude de cor para amarelo ou castanho oxidado, esta situação é possível e não tem nenhuma influência no trabalho normal do eletrodo.

ELEMENTOS TÉCNICOS

Faixa de Medida	0 – 14 pH
Temperatura de trabalho	0 – 60°C
Sistema de referência	Ag/AgCl
União	Simplex cerâmica
Eletrólito	4,0M KCl + AgCl em gel
Corpo	Vidro
Conexão	BNC-50
Alojamento	Lâmina de aço inoxidável
Dimensões	
Ponta	Cônica
Diâmetro (parte estreita)	6,0 ± 0,5 mm
Diâmetro (parte larga)	12,0 ± 0,5 mm
Longitude do corpo	120 ± 5 mm
Longitude do cabo	0,8 m

Aplicação: Soluções aquosas, substancias semissólidas como carne tratada, queijos suaves ou cremosos e substancias sólidas que contenham água como: carne fresca, frutas, etc.



16 Garantia

Nossas condições de garantia são explicadas em nossos *Termos e Condições*, que podem ser encontrados aqui: <https://www.pce-instruments.com/portugues/impreso>.

17 Eliminação

Por seus conteúdos tóxicos, as baterias não devem ser depositadas junto aos resíduos orgânicos ou domésticos. As mesmas devem ser levadas até os lugares adequados para a sua reciclagem.

Para cumprir a norma (devolução e eliminação de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos) recuperamos todos nossos aparelhos do mercado. Os mesmos serão reciclados por nós ou serão eliminados segundo a lei por uma empresa de reciclagem.

Poderá enviar para:

PCE Ibérica SL.
C/ Mayor 53, Bajo
02500 – Tobarra (Albacete)
Espanha

Poderão entregar-nos o aparelho para proceder a reciclagem do mesmo corretamente. Podemos reutilizá-lo ou entregá-lo para uma empresa de reciclagem cumprindo assim com a normativa vigente.

EEE: PT100115

P&A: PT10036

Informação de contato da PCE Instruments

Alemanha

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

Estados Unidos

PCE Americas Inc.
711 Commerce Way suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel.: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Países Baixos

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Tel.: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

França

PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 Soultz-Sous-Forêts
France
Tel. +33 (0) 972 35 37 17
Fax: +33 (0) 972 35 37 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Reino Unido

PCE Instruments UK Ltd
Unit 11 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southampton
Hampshire
United Kingdom, SO31 4RF
Tel.: +44 (0) 2380 98703 0
Fax: +44 (0) 2380 98703 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

Turquia

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

Espanha

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53
02500 Tobarra (Albacete)
Espana
Tel.: +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Itália

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Tel.: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Dinamarca

PCE Instruments Denmark ApS
Brik Centerpark 40
7400 Herning
Denmark